

## 动物实验室恒温箱 小动物培养箱

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 动物实验室恒温箱 小动物培养箱          |
| 公司名称 | 北京福意联                    |
| 价格   | .00/件                    |
| 规格参数 | 品牌:福意联                   |
| 公司地址 | 北京市大兴区亦庄开发区              |
| 联系电话 | 010-63332726 13810107367 |

## 产品详情

动物实验室恒温箱 小动物培养箱厂家简介：

动物实验室恒温箱 小动物培养箱厂家 -北京福意电器有限公司为医疗和实验室恒温仪器商，致力于解决各种医疗实验室恒温方案,为众多医疗，实验室、科研院、大院校提供的配套设备，同时公司借助各地经销商的鼎力推介，产品直抵各地，从而更加方便了公司对客户的售前和。

动物实验室恒温箱 小动物培养箱参数：

动物实验室恒温箱 小动物培养箱：特点：

1.透明玻璃门,适用范围广。

- 2、采用无氟制冷、压缩机，
- 3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间
- 4、体积小，方便搬动
- 5、温度可调控，可在2~48度调节
- 6、大手把，可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计，
- 8、下部有底脚，可方便的调平箱体
- 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，，省电
- 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电(0.4kWh/24h)
- 11、可调搁架，方便存放不同类的物品
- 12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

动物实验室恒温箱 小动物培养箱：

1.恒温箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。2.要注意用电，根据恒温箱耗电功率安装足够容量的电源，并应有良好的接地线。3.带有电接点优良温度计式温控器的恒温箱应将电接点温度计的两根导线分别接箱顶优良温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点优良温度计和观察箱内实际温度用的）打开温度计需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但注意调节时切勿将指示铁旋刻度尺外。4.当准备工作内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流向上。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发物品。6.要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特别在升温过程中，开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。7.有鼓风的恒温箱，在加热和恒温的过程中将鼓风机开启，否则影响工作室温度的均匀性和波动性。8.工作完毕后应及时切断电源，确保。9.恒温箱内外要保持干净。10.使用时，温度不要过恒温箱的高使用温度。11.开门时，要用门工具。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）是各种恒温箱（柜）的企业，企业拥有一批十多年经验的人员，具有的产品能力，公司工厂具有的设备和服务的模式，从而保证了产品优异的。

动物实验室恒温箱 小动物培养箱