

合肥振荡器,合肥摇床

产品名称	合肥振荡器,合肥摇床
公司名称	合肥共惠仪器设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路与望江路交口金中环广场C座9楼
联系电话	86-055164322898-801 15956916511

产品详情

联系人：童先生 手机：159 5691 6511

简介：本仪器是各大专院校、环保、卫生、防疫、石油、冶金、化工、粮食等单位的化验室、实验室必备的理想工具，大大提高了实验人员的工作效率，可做试管，分液漏斗、三角烧瓶等容器的溶液分析，解决了其他振荡器工作时移动现象，无噪声，并添置了定时装置，方便了化验人员。技术参数：

1. 振荡频率：0-280次/分（无级调速），带A：为测速 2. 工作尺寸：45×33cm 外形尺寸：45×35×23cm(万用夹具) 3. 振动幅度：20mm 4. 连续工作：8小时 5. 电源单相交流：220V ±10V 50HZ

6. 定时范围：0-120分钟 7. 电机功率：80W 8. 工作方式：回旋 使用方法：使用本仪器时，先接通电源再把需要振荡溶液的容量瓶放入弹簧夹具中，把口用橡胶塞盖紧，打开定时器，选择你所需要控制的时间或打开到常开位置上，再打开电源开关，即开始工作。工作时，请选择你满意的振荡速度，调速开关受定时器控制，开机工作时应低速起动。 注意事项：

1. 为确保安全，使用时请接上地线（即三脚插头） 2. 不工作时，应关闭和切断电源，以防发生以外。
3. 仪器应保持清洁干燥，严禁用金属锤敲打。