

川恒仪器恒温恒湿培养箱不锈钢70升种子发芽箱HWS-150B

产品名称	川恒仪器恒温恒湿培养箱不锈钢70升种子发芽箱HWS-150B
公司名称	杭州川恒实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:川恒仪器
公司地址	浙江省杭州市余杭区南苑街道临东路1722号409B室
联系电话	18969078751

产品详情

川恒仪器恒温恒湿培养箱不锈钢70升种子发芽箱HWS-150B主要特征：

- 1、恒温恒湿培养箱用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀。
- 2、采用双重门结构，隔热性能好。
- 3、高精度、大容量湿度发生器。确保湿度控制发生快、精度高、波动小。
- 4、恒温恒湿培养箱采用原装法国“泰康”全封闭压缩机，配置延时启动。高、低压力多重保护。
- 5、不锈钢循环风道，强迫空气循环，温度均匀。
- 6、小型恒温恒湿培养箱具有超温和传感器异常保护功能，确保仪器和样品安全。

川恒仪器恒温恒湿培养箱不锈钢70升种子发芽箱HWS-150B技术参数

型号	容积L	控温范围	控温精度	湿度范围	工作室尺寸mm	外形尺寸mm
HWS-70B	70	0~50	1	30-95%	350x400x500	540x540x1100
HWS-70BC						
HWS-150B	150			± 5%	400x500x750	600x640x1340
HWS-150BC						
HWS-250B	250				500x550x950	660x690x1540
HWS-250BC						
HWS-350B	350				550x600x1100	730x740x1690
HWS-350BC						

备注	不锈钢圆弧内胆、内置不锈钢玻璃门。B型为标准型配置，智能液晶控制器。BC为功能型配置，显示,可选配计算机远程控制RS485接口。
----	--

恒温恒湿培养箱的清洗技巧

1、将储水箱剩余的水排出箱外，不仅可防止水箱结垢，防止下次实验出错，还能够使储水箱延长使用寿命;

2、将工作室的湿球纱布取下，如果纱布呈现变黄、发硬，则直接废弃处置，如果纱布仍然完好可清洁，则晾干后下次继续使用，这样不仅能够节约纱布还能够维护湿度传感器。

3、再用洁净抹布将工作室内的水汽或污渍擦拭洁净，如工作室较大不便当手动清洁，可以直接使用恒温恒湿培养箱的高温功能，设定50度的高温烧烤半小时即可;

4、翻开工作室下方的挡风板，用吸尘器或干抹布将沉淀在挡风板上面的灰尘处置洁净。