

# 电热鼓风恒温干燥箱实验室 台式数显热风循环烘箱 300 ° 高温试验箱

产品名称	电热鼓风恒温干燥箱实验室 台式数显热风循环烘箱 300 ° 高温试验箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	4080.00/台
规格参数	是否支持加工定制:是 是否进口:否 工作原理:当需要提高温度时,加热元件被激活,并将热能传递到干燥箱内部空气中,从而使温度上升
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室(注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

### 产品特点：

液晶微电脑智能PID温度控制器多组数据显示，菜单式操作界面，简单易用，控温精准波动小。

具有温度校正、超温报警、定时设定、来电恢复、参数记忆等功能。

采用研制的风道循环系统，自动排放箱体内部的水蒸气,再无手动调节的烦恼。

外壳冷轧钢板制造表面采用喷涂工艺，内胆优质不锈钢四角半圆弧设计易清洁，箱内搁板间距可调。

工作室与外箱之间保温材料为玻璃纤维保温材质，保温层厚度加厚处理,隔温效果良好，内胆热量损失少。

箱门与门边框之间采用优质密封材质耐高温、抗老化密封性能良好。

采用优质电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室温度均匀度变化小。

箱内采用循环风道，风机为多叶片离心风机及循环风道组成，位于箱体内部的不锈钢电热管热源通过风道

向工作室送风，经过工作室循环后在通过另一风道吸入，形成循环热风，从而达到工作室温度均匀。

采用镍铬合金不锈钢电加热器，升温快速，寿命长。

选购件：

多段可编程程序控制器 测试孔25mm/50mm 风机快慢速控制

RS485接口和专用软件 独立限温控制器 嵌入式打印机

设备的安装及使用

1.设备使用前应将电热恒温鼓风干燥箱放在平整的工作台上,先进行外观的检查:设备外观无破损,仪表外观完好,设备绝缘良好,电源插头完好,电源开关按动灵活。每台设备的电源线都接有单相三极插头,其中插头的\*\*上方的电极为接地极,用户使用时必须使用单相三极的电源插座,电源插座的接地极上应有可靠的保护接地、保护接零。电源插座应能提供大于所使用的电热恒温鼓风干燥箱额定功率的电流。

2.经济型系列干燥箱的使用方法：

3.仔细阅读电子温度调节仪的使用说明书进行温度设定。

4.开启电源开关，接通设备电源，将电子温度调节仪的设定旋钮拨到所需温度刻度值上，将标准水银温度计插入箱体顶部的风帽中间孔内用于显示温度。此时加热器开始加热，工作室内的温度开始上升。电子温度调节仪上的绿灯亮表示加热，红灯亮表示停止加热，红绿灯交替亮灭表示进入恒温段。当箱内温度稳定后，标准水银温度计的指示值即为工作室内的温度值。当标准水银温度计的指示值与要求的设定温度值有差异时，可将电子温度调节仪的设定旋钮略做微调使标准水银温度计的指示值满足工艺要求即可。