

# 武汉实验室传递窗 医用传递窗厂家

产品名称	武汉实验室传递窗 医用传递窗厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	1250.00/件
规格参数	灵洁:医院传递窗 PCR传递窗:层流传递窗 自净传递窗:传递窗
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

医院传递窗分为:自净传递窗 医用传递窗 风淋传递窗 自动传递窗 语音传递窗

传递窗，传递箱分为三大类：电子联锁传递窗，机械联锁传递窗，自净式传递窗，还有一种新品自动传递窗，语音对讲机传递窗。窗门分别采用电子联锁、机械联锁的方式开闭，传递窗内装有紫外线杀菌灯，自净传递窗装有高效[空气过滤器](#)、风机等净化装置，传递窗，特殊规格也可由用户提供制作。

- 1、传递窗工作台面、箱体采用不锈钢板制作，或者箱体为冷板白色喷塑，内侧为不锈钢，表面平整光滑。
- 2、两侧门带有机械互锁或电子互锁装置，使传递窗两侧门不能同时打开。
- 3、电子联锁传递窗箱体两则装有开门信号指示灯，可知道对面窗门的开启情况。
- 4、传递窗上装有专用密封条，确保气密性。
- 5、根据不同的用途可增加传递窗室内灯和杀菌灯。
- 6、可根据用户要求加工成自净式洁净传递窗，[风淋室](#)传递窗或各种规格型号的传递窗。

### 医院传递窗的正确使用

- 1.传递窗的两扇门置于关闭状态,有电气照明系统的传递窗,先插上电源插头,接通220V/50Hz电源.
- 2.需要作消毒灭菌处理的传递窗,则可打开紫外线灭菌灯电源开关,此时紫外线灭菌灯点亮,按规定进行消毒灭菌处理.

3.打开一侧传递窗的门,则另一侧门随即自动锁紧,所以在传递物品时,首先打开传递窗的门,将所需传递之物品放入传递窗内后,随即将传递窗的门关好,这时传递窗另一侧的门才能打开,实现物品的传递.同样,取物品的人员将物品取走后,也应立即将传递窗的门关好,以免影响下一次物品的传递.

在墙体选择方便的位置,然后开孔,孔一般比不锈钢洁净传递窗外径大10MM左右,把不锈钢洁净传递窗放入墙体,一般安装在墙体中间,保持平衡固定,用圆角或其他装饰条来装饰不锈钢洁净传递窗与墙体的缝隙,打胶密封修饰即可。下面介绍不锈钢洁净传递窗的安装使用与特点原理。

#### PCR实验室传递窗|核酸检测实验室传递窗

使用时先打开一个门,把要传递的物件放入箱体,此时对门是通过连锁机构不能打开的,等关上门后才能打开对门把传递物件取走,完成传递工作。

不管是机械连锁还是电子连锁,不锈钢洁净传递窗只能打开一门,新装上后应对不锈钢洁净传递窗的内、外做一遍清洁和杀菌,然后定期检查和保养,看看有无连锁失灵,杀菌灯有无损坏,一般杀菌灯是易损品。

#### PCR实验室传递窗洁净传递窗特点:

- 1、标准式不锈钢洁净传递窗采用更适合洁净室原理的圆弧转角
- 2、外壁优质冷轧钢板喷塑
- 3、短距离不锈钢洁净传递窗工作台面采用无动力滚筒,传递物品轻松方便
- 4、两侧门设有机锁或电子互锁装置,确保两侧门不能同时处于开启状态
- 5、可配对呼式对讲机