

# 哈尔滨实验室传递窗 医用传递窗厂家

产品名称	哈尔滨实验室传递窗 医用传递窗厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	1250.00/件
规格参数	灵洁:医院传递窗 PCR传递窗:层流传递窗 自净传递窗:传递窗
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

### PCR实验室传递窗的清洁规程

建立中试车间洁净区传递窗的清洁规程，保证传递窗的清洁卫生，防止污染。

适用于中试车间洁净区传递窗的清洁过程。

PCR实验室传递窗的清洗清洁实施的频次及条件：

1 停用超过三天开始使用前（前清洁）

2 每批工作结束后清洗清洁（全清洁）

3 停产后再生产前（全清洁）

4 转产时清洁（全清洁）

5 进行清洗的地点：就地清洗

a 清洁工具：蓝色丝光毛巾、塑料盆。

b 清洗剂：洗洁精、纯化水

6 清洗方法：

a 停用超过三天开始使用前：

b 用蓝色丝光毛巾蘸纯化水擦拭传递窗玻璃、传递窗四周和传递窗中间物料放置区。

c 每批工作结束后及停产后再生产前、转产时清洁

d 用蓝色丝光毛巾蘸纯化水擦拭传递窗玻璃、传递窗四周和传递窗中间物料放置区。

e 如有不易清洁的污迹,用蓝色丝光毛巾蘸洗洁精进行清洁,然后蘸纯化水清洗干净。

7 清洗效果评价：“清洁”的定义为清洁范围内无可见污迹。

8.按SOP PO<<清洁工具清洗规程>>对清洁工具进行清洗和存放。

9 填写清洁记录。

