

# 西宁实验室传递窗 医用传递窗厂家

产品名称	西宁实验室传递窗 医用传递窗厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	1250.00/件
规格参数	灵洁:医院传递窗 PCR传递窗:层流传递窗 自净传递窗:传递窗
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

生物实验室传递窗操作规范：

- 1、用0.5%guoyangyisuan或5%碘伏液擦拭待传递的物品。
- 2、打开传递窗外侧门，迅速放置待传递物品，用0.5%guoyangyisuan喷雾消毒传递窗，关闭传递窗外侧门。
- 3、开启传递窗内的紫外灯，紫外照射待传递物品不少于15分钟。
- 4、通知屏障系统内的实验人员或工作人员，打开传递窗内侧门，取出物品。
- 5、关闭传递窗内侧门。

生物实验室传递窗安装方法：

在墙体选择方便的位置，然后开孔，孔一般比传递窗外径大10MM左右，把传递窗放入墙体，一般安装在墙体中间，保持平衡固定，用圆角或其他装饰条来装饰传递窗与墙体的缝隙，打胶密封修饰即可。