

三明实验室传递窗 医用传递窗厂家

产品名称	三明实验室传递窗 医用传递窗厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	1250.00/件
规格参数	灵洁:医院传递窗 PCR传递窗:层流传递窗 自净传递窗:传递窗
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

PCR实验室传递窗的安装

在墙体选择方便的位置，然后开孔，孔一般比传递窗外径大10MM左右，把传递窗放入墙体，一般安装在墙体中间，保持平衡固定，用圆角或其他装饰条来装饰传递窗与墙体的缝隙，打胶密封修饰即可。

PCR实验室传递窗的安装使用

- 1.传递窗的两扇门置于关闭状态,有电气照明系统的传递窗,先插上电源插头,接通220V/50Hz电源.
- 2.需要作消毒灭菌处理的传递窗,则可打开紫外线灭菌灯电源开关,此时紫外线灭菌灯点亮,按规定进行消毒灭菌处理.
- 3.打开一侧传递窗的门,则另一侧门随即自动锁紧,所以在传递物品时,首先打开传递窗的门,将所需传递之物品放入传递窗内后,随即将传递窗的门关好,这时传递窗另一侧的门才能打开,实现物品的传递.同样,取物品的人员将物品取走后,也应立即将传递窗的门关好,以免影响下一次物品的传递.

无尘车间传递窗传递物品使用方法:

- 1、检查传递窗是否完好、是否已清洁；
- 2、打开一侧的门，将已去外包且清洁的物品放入传递窗内，并将门关严。
- 3、打开紫外线灯源开关，从非洁净区传入洁净区的物体，必须开启紫外线灯不少于15分钟后；从洁净级别高的区域传出不需要紫外消毒。
- 4、消毒完成后从传递窗另一侧关掉紫外线灯源开关，再打开窗门，取出物品，将窗门关闭，并记录紫外灯照射时间。
- 5、使用后开启紫外消毒。
- 6、物料进出洁净区，必须严格与人流通道分开，由生产车间物料专用通道进出。
- 7、物料进入时，原辅料由配制班工序负责人组织人员脱包或外表清洁处理后，经传递窗送至车间原辅料暂存间；内包材料在其外暂存间拆去外包装后，经传递窗送入内包间。车间综合员与配制、内包装工序负责人办理物料交接。
- 8、通过传递窗传递时，必须严格执行传递窗内外门“一开一闭”的规定，两门不能同时开启。开外门将物料放入后先关门，再开内门将物料拿出，关门，如此循环。
- 9、洁净区内的物料送出时，应先将物料运送至相关的物料中间站内，按物料进入时的相反程序移出洁净区。
- 10、所有半成品从洁净区运出，均需从传递窗送至外暂存间，经物流通道转运至外包装间。
- 11、极易造成污染的材料及废弃物，均应从其专用传递窗运到非洁净区。
- 12、物料进出结束后，应及时清理各清包间或中间站的现场及传递窗的卫生，关闭传递窗的内外通道门，做好清洁消毒工作。

