

# 四川可选配超声波光照灭菌超声波细胞粉碎机

产品名称	四川可选配超声波光照灭菌超声波细胞粉碎机
公司名称	成都市苏净科学器材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都四川省成都市锦江区东城拐下街18号
联系电话	086-02886952378 18628150997

## 产品详情

产品介绍jy96-ii四川超声波细胞粉碎机也称超声波乳化机、超声波分散机，是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器；它能用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎，同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的植被、分散及加速化学反应等。仪器被广泛应用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药等领域的教学、科研、生产。性能参数jy96-ii四川超声波细胞粉碎机主要技术参数：频率：20-25khz功率：150w随机变幅杆：6可选配变幅杆：3破碎容量：10-100ml占空比：1-99%电源：220/110v 50hz/60hz电源机箱尺寸及净重：

400 × 280 × 220mm，7kg主机净重：9.3kg外包装尺寸：

534 × 295 × 435mm使用及维护jy96-ii四川超声波细胞粉碎机使用说明

1．按图连接好本仪器。用专用的电源线连接发生器背面的电源输入接口(23)(220vac 50hz)，把换能器组件的信号输入接口(33)与发生器的信号输出接口(22)连接，把温度传感器连接到温度计接口(20)，把换能器组件插入隔音箱顶部中间的专用孔内，把被破碎的物质放置在隔音箱的升降台上，把升降台上升至变幅杆浸入溶液10mm-15mm。即完成了本仪器的安装。2．检查仪器后面板上变幅杆选择开关(21)是否选择在与变幅杆相应的位置。一般新仪器或新配的变幅杆应与选择开关对应。

3．打开电源开关，指示灯亮。其他说明jy96-ii四川超声波细胞粉碎机注意事项：

1．严禁在变幅杆未插入液体(空载)时开机，否则会损坏换能器或超声发生器。2．对各种细胞破碎量的多少，时间长短，功率大小，有待用户根据各种不同细胞再摸索确定，选取最佳值。此仪器输出功率较大，如选用 2、 3、或 6变幅杆时，应把功率调得小些，以免变幅杆过载而断裂。( 2、 3