

# 预灌封活塞滑动性能测试仪

产品名称	预灌封活塞滑动性能测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 预灌封活塞滑动性能测试仪

医药包装撕拉力测试仪YYB-03应用于安瓿瓶、丁基胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC硬片、笔式注射器、预灌封注射器、注射针等药品包装材料，进行折断力、穿刺力、滑动性、器身密合性、开启力、拉伸强度、热合强度、剥离强度等拉压撕试验。

### 测试原理

将试样装夹在撕拉力测试仪两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过特殊夹头将进行穿刺或开启力试验,通过撕拉力仪测力系统测试此过程中的力值变化与位移变化.从而得出相应力值数据。

### 包装撕拉力测试仪应用范围

安瓿瓶 用于安瓿瓶等药品包装材料，进行折断力试验。

铝塑组合盖 用于药用铝塑组合盖等药品包装材料，进行开启力、机械性能、撕片撕开力等试验。

聚丙烯组合盖用于拉环式、易折式聚丙烯组合盖等药用包装材料，进行穿刺力、开启力、保持力等试验。

铝盖用于药用铝盖等药品包装材料，进行易通力、开启力、机械性能、全开力、链接力等的测试试验。

PVC硬片 医药包装撕拉力测试仪用于PVC硬片等药品包装材料，进行拉伸强度、热合强度、剥离强度、延伸率等试验。

注射器注射针 用于一次性注射器、注射针、预灌封、笔式注射器等药品包装材料，进行穿刺力、滑动性、器身密合性等检测试验。

药用铝箔 撕拉力仪可用于测试测试药用铝箔的热合强度、拉伸强度等的测试。

## 包装撕拉力测试仪技术参数

具备分级权限管理和数据查询功能,方便用户管理；

系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务；

触摸屏显示,微电脑控制,方便快捷；

仪器可自动存储数据，方便用户查询；

传感器系统，有效的保证了试验结果的准确性；

一机具备拉压试验、剥离强度、开启力、穿刺力等十几项单独实验项目,满足不同包材测试需要；

丝杠传动系统速度随意调节,保证试验速度及位移准确性；

配备微型打印机,快速打印实验结果；

通过调换不同夹具，可扩展进行多种试验项目；

限位保护、自动回位等智能配置，保证用户的操作安全。

## 技术参数

测量范围 20N/50N/300N/500N/1000N/1500N（可选其一或多种）

测量误差  $\pm 0.5\%$

测量速度 1-500mm/min无极调速

速度误差  $\pm 2\%$

机器尺寸 570mm × 430mm × 1170mm

重量 78Kg

## 环境要求

环境温度 15 -50

相对湿度 80%，无凝露

电源 220V,50Hz

## 包装撕拉力测试仪标准

YBB00112004-2015、YBBOO102003-2015、YBBOO112003-2015、YBB001 22003-2015、YBB00042005-2015、YBB00372003-2015、YBB00212005-2015、YBB00342002-2015、YBB00242004-2015、YBBOO152002-2015、YBB00082005-2015、YBB00332002-2015、GB 15810、GB 1581

## 配 置

标准配置：主机、微型打印机、胶塞穿刺力夹具、拉环开启力夹具

选用配置：折断力夹具、组合盖开启力夹具、拉伸夹具、针尖穿刺力测试夹具、滑动性测试夹具、器身密合性测试夹具、热合强度测试夹具、连接力夹具、拔开力夹具、连接力夹具、全开力夹具

包装的质量直接影响产品的运输与存储，包装作为产品的重要组成部分，在产品出厂后的质量保护方面扮演重要角色。我国也陆续颁布相关法规，将包装及包装材料质量检验列为企业必需开展的重点工作之一；各行业不仅要关注产品的质量，也要对包装物的质量进行把控。

物理机械性能是衡量药品包装在生产、运输、货架期、使用等环节对内容物实施保护的基础指标，一般包括：拉伸强度与伸长率、热合强度、剥离强度、热收缩性、穿刺力、穿刺器保持性、插入点不渗透性、注药点密封性、悬挂力、铝塑组合盖开启力、耐冲击力、耐撕裂性能等。

预灌封活塞滑动性能测试仪

此为广告