

批发TGL-16C台式高速离心机首选金坛华立仪器

产品名称	批发TGL-16C台式高速离心机首选金坛华立仪器
公司名称	金坛华立实验仪器厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	常州金坛市杨贺巷村9组
联系电话	0519-82886073 18961116073

产品详情

tgl-16c台式高速离心机具有造型美观，容量大，体积小、功能齐全。其性能稳定，速度可调并能自动调节平衡，温升低使用效率高，以及适用性广等特点。

该产品适用于医药制品、血站、临床试验及生物化学实验室作血清、血浆、尿素的定性分析。

tgl-16c台式高速离心机 产品简介：台式离心机属常规实验室用离心机，广泛用于生物，化学，医药等科研教育和生产部门，适用于微量样品快速分离合成。

tgl-16c台式高速离心机 技术指标：最高转速

：16000r/min 离心力：17000g 容量：1.5ml*2 定时：0-60min 噪声：小于70db 功率大于：250w

tgl-16c台式高速离心机 使用说明：（1）

离心机的工作台应平整坚固，工作间应整齐清洁，干燥并通风良好。（2）打开电源开关，批示灯亮。

（3）关电源开关。（4）开启离心盖，将内腔及转头擦拭干净。（5）装放称量一致的试管。（6）

关闭离心盖。（7）设定定时（8）打开电源开关（9）调节调速旋钮置于所需转速。（10）

每次停机前。必须将调速旋钮置于最小位置。定时器置零。再关电源开关。（11）

擦拭内腔及转头。关闭离心盖。tgl-16c台式高速离心机 安全须知：（1）

开机时如发现电源指示灯不亮，应立即停机检查。（2）严禁在未装转头的情况下空载运行。（3）

运行前应检查转头有无腐蚀损伤。（4）当转头运行时不要开启离心机盖，不要接触正在运行的转头。

（5）严禁转头在装载不平衡的状态下运转。tgl-16c台式高速离心机 维护保养：（1）

离心盖上不要放置任何物质，每次使用完毕，务必清理内腔和转头。（2）

离心机如较长时间未使用，在使用前应将离心机盖开启一段时间，干燥内腔。（3）

电机的碳刷在使用3000小时后，应及时更换，以免磨损整流子。（4）

离心机经长期使用，磨损属正常现象。本企业将继续提供优质服务。