

大型马弗炉|德耐热电炉|仪表介绍

产品名称	大型马弗炉 德耐热电炉 仪表介绍
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

大型马弗炉|德耐热电炉|仪表介绍 马弗炉使用注意事项 1、当马弗炉次使用或长期停用后再次使用时，必须进行烘炉,烘炉的时间应为室温至200 四小时，200 至600 四小时,使用时，炉温高不得超过额定温度，以免烧毁电热元件,禁止向炉内灌注液体及易溶解的金属，马弗炉好在低于高温50 以下工作，此时炉丝有较长的寿命, 2、马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、性气体或腐蚀性气体的场所工作,凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时，有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面，使之销毁和缩短寿命,因此，加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除, 3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40 范围内使用, 4、根据技术要求，定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好，指示仪指针运动时有无卡住滞留现象，并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况, 5、热电偶不要在高温时骤然拔出，以防外套炸裂, 6、经常保持炉膛清洁，及时炉内氧化物之类东西 大型马弗炉|德耐热电炉|仪表介绍 对于马弗炉的分类，可以根据其加热元件、额定温度、和控制器的不同而分类，具体见下面：，1) 按加热元件区分有：电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉2) 按额定温度来区分一般分为：1000 以下马弗炉，1000 、1200 马弗炉，1300 、1400 马弗炉，1600 、1700 马弗炉，1800 马弗炉，3) 按控制器来区分有如下几种：指针表，普通数字显示表，PID调节控制表，程序控制表；按保温材料来区分有：普通耐火砖和陶瓷纤维两种