

# 中药制剂颗粒剂一维混合机800L

产品名称	中药制剂颗粒剂一维混合机800L
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 中药制剂颗粒剂一维混合机800L

设备用于中药制剂颗粒剂、胶囊剂、散剂等剂型的颗粒或粉末的总混。

混合机能完成混合功能。可设定多段工艺步骤：启动、混合、停机；工艺参数可自由组态，并可方便存储配方。

要求混合料斗的装载量在10%到80%之内能将颗粒或粉末混合均匀，各供应商需提供混合料斗的装载系数，并通过验证。混合后含量均匀度RSD ≤ 5%。混合效果具有良好重现性。

损耗：混合后颗粒或细粉应均匀一致；混合后物料损耗应小于0.1kg，细粉增量不大于5%，且混合过程中不得对物料造成二次污染。

混合电机为变频控制，混合速度为无级调速，可以显示、设定和控制；在最大转速时15分钟内混合料斗的旋转速度误差应在±2%以内。

混合时间可以显示、设定和控制。达到设定时间能够自动停止，延时误差应 0.3%。

混合转速在3 ~ 15rpm、混合时间在1 ~ 60分钟可任意设定，可实现配方管理。

可支持每天运行时间不低于12h，每周不少于70h的连续稳定运行。

配套的料斗须有良好的密封性，防止粉尘外溢。

混合机旋转部件结构设计应合理，以保证运转平稳（满载并以最高工作转速回转时，60分钟内主轴承温升不大于30℃，油液温升不大于20℃）。

混合料斗具有防止错误操作装置的出料阀，快装结构，密闭可靠、操作方便。

要求混合料斗进料口、出料口密封严密无撒漏，并提供混合机所兼容混合料斗的型号和尺寸图纸，尤其是进料口和出料口的尺寸图纸。为了方便使用，要求混合料斗进出料口尺寸统一。混合料斗的进料口要求统一尺寸，出料口要求统一尺寸。

要求混合料斗水平度偏差在 $\pm 2\text{mm}$ 以内，同心度偏差在 $\pm 2\text{mm}$ 以内。

混合机配备混合料斗1个800L，混合料斗同时可作为物料储罐使用。

混合料斗的手动出料口有阀门和对接口：

- 1) 出料阀可以快速拆卸和安装。
- 2) 出料阀具有长柄手操杆带把手。
- 3) 出料阀阀体内部和内壁间应有耐磨擦的密封圈，防止磨损异物掉落，阀门密封防止粉尘泄漏。

混合设备为实验型一维混合机

支座须焊接可靠，外罩304不锈钢，亚光表面，支撑牢靠，混合作业时无异样晃响。

旋转插座焊接可靠，表面拉丝，便于料斗进出。

混合料斗配有可移动刹车脚轮，保证洁净区地面不被损坏。

固定混合料斗时,不能破坏混合料斗的不锈钢外表面。各设备厂家需详细描述固定混合料斗的方式。不接受混合机的料斗固定装置使用baopi材质。

料斗盖设有食用级硅橡胶密封装置，能确保在料斗翻转时的密封性。

混合机均须有过载不运行功能，供应商需详细说明过载保护的具体措施。

启动或停机时，确保设备平稳安全。

混合料斗外壁要求贴有设备铭牌，按照需方设计样式印制编号、需方企业名称和容积等信息。

混合料斗的桶身、顶盖、出料蝶阀、卡箍及下料口均要求有编号，且编号要求一致。

混合机配备真空上料系统