

隔水式培养箱品质保证

产品名称	隔水式培养箱品质保证
公司名称	金坛华立实验仪器厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	常州金坛市杨贺巷村9组
联系电话	0519-82886073 18961116073

产品详情

产品介绍一、隔水式培养箱适用范围：ghp系列培养箱有多种型号和规格，外型美观，结构合理，控制系统先进，功能齐全操作简便。长期工作安全可靠，适合使用生物学.化学.医学.农业科学.制药.食品.卫生.环境保护等大专科研单位，对各种细菌进行培养育种.发酵等实验。二、隔水式培养箱结构特点：a)

立式箱体结构，内胆不锈钢制造。b) 温度采用数字显示，直观清楚，含超温报警保护装置。c) 门上设有方型观察窗。便于查看工作室内的样品。d)

溢流装置，防止水位过高。（内部还有水位报警装置）e) 绝缘性能良好，加热安全。f) 保温性能强

产品属性隔水式培养箱技术指标：a) 加热功率。400w 温度波动 0.5 温度均匀性 ± 1 b)

工作电压。220v ± 10 v。50hz c) 温度范围。rt+5-60 d) 工作室尺寸350 \times 350 \times 410mm

其他说明隔水式培养箱使用方法：先从进水口（侧板下方）注水于不锈钢内胆内，水位高度至溢水口（上方）出水为止，关闭下方进水口,然后接通电源，打开电源开关，设定好所需要的温度（温控仪使用说明书另附），待温度恒定后将需要培养的物品放入工作室，关上工作室门，即可开始实验。

隔水式培养箱注意事项：a.) 严禁无水干烧.加热，以免烧坏加热管。侧面接进水口软管竖起时可看到水位。b.) 仪器外壳应妥善接地，以免发生意外。c.)切勿将仪器倒置，以免水溢出。d.)

为了减少水垢产生，建议选用蒸馏水。

交易说明本产品常年备有现货，可定做，价格优惠，款到发货，具体事宜电议！