

成都LGJ-18A多歧管型冷冻干燥机

产品名称	成都LGJ-18A多歧管型冷冻干燥机
公司名称	成都市苏净科学器材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都四川省成都市锦江区东城拐下街18号
联系电话	086-02886952378 18628150997

产品详情

产品介绍成都lgj-18a多歧管型冷冻干燥机主要特点 1、采用单机（进口压缩机）混合制冷剂技术，制冷迅速，冷阱温度低，吸附水分能力强； 2、冷阱兼作物料预冻室，无需配置低温冰箱； 3、液晶屏作为人机界面，曲线和数字形式实时显示物料温度和冷阱温度，数字显示真空度； 4、主机配有rs232通讯接口； 5、主机与真空泵间采用快卸法兰连接，使用方便； 6、采用防返油真空泵； 7、性能稳定、可靠，操作简单，具有优异的性能价格比。

产品属性成都lgj-18a多歧管型冷冻干燥机技术指标 1、冷阱温度（空载）： -62
2、极限真空度（空载）： 10pa 3、最大捕水量：6kg 4、物料托盘、冻干量：可配置500ml冻干瓶8个 240mm共4层，层间距60mm，冻干面积0.18m²（普通型用于散装物料）；
5、主机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：570×540×960（不含干燥室） 6、整机功耗： 1900va
7、适用电源：220v 50hz 使用及维护 步骤/方法 冷冻干燥机使用前，先将准备干燥的物品置于低温冰箱或液氮中，使物品完全冰冻结实，方可进行冷冻干燥。主机与真空泵之间由真空管连接，连接处采用国际标准卡箍。卡箍内含一只密封橡胶圈，连接前可在橡胶圈上涂抹适量真空脂，再用卡箍卡紧。主机的右侧板上设有真空泵的电源插座，将真空泵的电源线连接好。检查真空泵，确认已加注真空泵油，不可无油运转。油面不得低于油镜中线。主机冷阱上方的“o”型密封橡胶圈应保持清洁，第一次使用时，可薄薄涂上一层真空脂，有机玻璃罩置于橡胶圈上，轻轻旋转几下，有利于密封 注意事项 1、操作过程中切勿频繁开关，如因操作失误造成制冷机停止运转，不能立即启动，至少等20分钟后方可再次启动，以免损坏制冷机。 2、每次冷冻干燥后，冷阱盘管上的冰化成水后，用毛巾清除干净冻干结束旋开“充气阀”向冷阱充气时，一定要慢，以免冲坏真空计。 其他说明导读：冷冻干燥机的使用方法步骤/方法冷冻干燥机使用前，先将准备干燥的物品置于低温冰箱或液氮中，使物品完全冰冻结实，方可进行冷冻干燥。主机与真空泵之间由真空管连接，连接处采用国际标准...

交易说明1：支付宝2：网上转账3：快捷方式4：现金交易