

制药行业用纯化水设备厂家

产品名称	制药行业用纯化水设备厂家
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

纯化水设备技术要求有哪些,

系统采用全自动控制(亦可采用手动控制),运行时可设定自动反洗、再生程序;

***反渗透和二级反渗透设有回流管道,反渗透设备设化学清洗装置和消毒装置;

在***反渗透和二级反渗透间设有PH调节装置,保证设备产水电导率符合药典要求;

二级反渗透膜采用带正电荷的抗污染反渗透膜,以保证反渗透设备能长期稳定运行;

***反渗透管路采用 304不锈钢材料,二级反渗透采用 316L 不锈钢材料;在一级反渗透和二级反渗透设备中均装有在线电导检测仪表,产水电导率可随时观看;

***反渗透前设有低压保护开关,二级反渗透前设有低压保护和高压保护开关;

、二级反渗透水回收率可调整,反渗透回收率 60%-65%,二级反渗透回收率70%;

前处理装置均采用原装进口件;前处理设备间管路采用 UPVC管材。

纯化水储水罐带呼吸过滤器,输送管道装有紫外线杀菌器和微孔过滤器,保证纯水符合卫生要求。

设备名称:

行业用途:

设备水量:0.5T(可按照客户需求定制)

生产水量:0.5T/小时

工作方式:24小时连续工作

控制方式:全自动控制

进水温度:10 —35

进水水质:市政水 地下水 地表水 废水

出水水质:超纯水(电导率 2us)

纯水效率:75%以上

额定电压:380V

原水泵功率:0.5KW/小时

高压泵功率:1.5KW/小时

标准:

1.电导率: 2 μ S/cm(电阻率 0.5 M *CM)。

2.用水:应符合2015中国药典所收载的纯化水标准。

3.在制水工艺中通常采用在线检测纯化水的电阻率值的大小,来反映水中各种离子的浓度。

4.制药行业用水的电阻率通常应 $0.5\text{M}\cdot\text{CM}/25$,对于注射剂、滴眼液容器冲洗用水的电阻率应 $1\text{M}\cdot\text{CM}/25$ 。