

郑州生化培养箱

产品名称	郑州生化培养箱
公司名称	郑州鑫涵仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区21世纪广场左岸国际5号楼
联系电话	037153795138 18939263387

产品详情

郑州生化培养箱/郑州生化培养箱价格/郑州生化培养箱厂家 数显生化培养箱广泛应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与bod测试，适合育种试验、植物栽培。是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备

二、数显生化培养箱主要技术参数

- 1.工作室容积:150升、250升
- 2.温度范围：5～50
- 3.温度均匀度： ± 1
- 4.温度波动度： ± 1
- 5.不锈钢内胆，喷塑钢板外壳，聚胺脂泡沫保温
- 6.设有大视角观察窗、照明灯
- 7.微电脑控制，数字显示精度高。
- 8.独特的不锈钢循环风道，强迫空气循环，温度均匀

三、数显生化培养箱使用说明：

- 1、接通电源，合上电源开关，整机通电，开关内的电源指示灯亮。
- 2、控温设定请参照智能型数字温度控制器说明书。
- 3、如需照明打开照明开关。
- 4、本培养箱有断点保护功能及一分半钟左右延时功能，压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右。

四、数显生化培养箱维护和培养：

- 1、培养箱外壳应可靠接地。
- 2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳，以防震动发生噪音。
- 3、为保证冷凝器有效地散热，冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙，箱体顶部至少应有300mm空间。
- 4、培养箱在搬运、维修、保养时，应避免碰撞，摇晃震动；最大倾斜度小于45度。
- 5、仪器突然不工作，请检查熔丝管（箱后）是否烧坏，检查供电情况。
- 6、本数显生化培养箱制冷工作时，不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。

销售、售后服务热线：0371-53795138、手机：18939263387、商务qq:

2313749162、邮箱：xinhanyq@126.com、网址：www.xinhanyq.com

经过多年发展，鑫涵仪器公司主打产品烘箱、马弗炉、管式炉、坩埚炉、陶瓷纤维马弗炉、1600度马弗炉、1700度马弗炉、可调式封闭电炉、电热板、电热恒温水浴锅、电热恒温鼓风干燥箱、远红外干燥箱、真空干燥箱、500度高温鼓风干燥箱、电热恒温培养箱、电热恒温干燥箱、光照培养箱、生化培养箱、人工气候箱等实验室常用设备已成为各省市大专院校及工矿企业指定品牌供应商。