

杰恒WT-600CA蠕动泵_分装分液器

产品名称	杰恒WT-600CA蠕动泵_分装分液器
公司名称	重庆杰恒蠕动泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1076号6幢4-1
联系电话	86 023 67191258 13983836768

产品详情

wt-600ca系列 2340ml/min

大屏幕真彩液晶图文显示，众多基础信息和高级信息同屏显示

无刷电机驱动,同时具备流量、定时和灌装三大功能

自动识别脚踏开关、灌装有自动和红外线传感功能

接受模拟量信号、485通讯采用通用modbus协议

泵头有pps/psu/hj三种材质供选,机箱有塑箱、碳钢喷塑及不锈钢供选

实验、取样、灌装、工业较大流量泵送分装、教学仪器设备

生物医药、化工、环保、果汁饮料奶业、印刷、原子能、电子

电话: 4006900636

手机: 13983836768

传真：023-67191259

邮政编码：401120

公司网址：www.jihpump.com

流量一览表 (ml/min , 测试介质 : 清水 , 转速60-600rpm)

泵头 型号	153yx						253yx	
软管 型号	14#	16#	25#	17#	18#	15#	24#	35#
内径 × 壁 厚	1.6 × 1 .6	3.2 × 1 .6	4.8 × 1 .6	6.4 × 1. 6	7.9 × 1. 6	4.8 × 2 .4	6.4 × 2. 4	7.9 × 2.4
参考 流量	4.8 -12 6	9.6 -46 0	10- 100 0	18-1 700	24-2 280	10- 900	18-1 680	24-2340

流量一览表(ml/min,测试介质 : 清水 , 额定转速60~150rpm)

泵头型号	dgx		
软管型号	1 × 1	2 × 1	3 × 1
内径 × 壁	1 ×	2 × 1	3 × 1

厚	1		
参考流量	0.3 ~15	0.84~1 8	1.38~45

功能简介

采用大屏幕真彩液晶图文显示器,同时具备流量、定时和灌装三种运行功能

具备全速排空、回吸角度设置、流量校正、北京时间、环境温度检测等基本功能

直流无刷电机驱动，超大力矩，可驱动多个蠕动泵头

菜单：流量运行（同屏显示转速）、定时运行（可预约运行）、灌装运行（接受红外线感测）

运转指令：面板操作、脚踏开关（自动识别）、外控（模拟量信号和通讯协议）运行三种

旋转编码开关基本操作，方便实用，具有声音和文字提示，无须特别培训 适配153yx、253yx、dg几种泵头供选（可串联2个泵头，形成两个流量一致的通道，出口合并流量倍增）

提供黑色可耐强腐蚀的pps材质泵头、浅色具有良好外观和化学性能的psu材质泵头供选

标配：液晶显示驱动器、泵头、软管（任选两米）、

选配：脚踏开关、备用软管、灌装针头、软管接头、防漂浮沉头等

注明：脚踏开关控制启停方式为点动和持续两种状态任意选择，泵自动识别外接脚踏开关

技术参数

显示方式	真彩液晶图文
转速范围	60 ~ 600.0rpm，正反转可逆
调速方式	旋转编码开关
运行方式	流量、定时、灌装

基础功能	全速排空、回吸角度设置、流量校正、时间调校、环境温度检测
回吸角度	0 ~ 360 ° 任意设置
脚踏开关	自动识别（可设置为点动运行或持续运行）
灌装运行	可设置为自动程序运行或红外线感测运行（缺瓶止灌）
外形尺寸	长304 × 宽166 × 高178(mm) ， 整机重量：4.1-5.1kg
工作环境	-20-60 ， 相对湿度小于85%
电源功率	ac220v50/60hz(ac110v50/60hz选配) ， 消耗功率120w
最大压力	0.17mp ， 短时可达0.27mp（软管出口背压）
外控方式	启停、方向、速度控制：0.5-5v/10v、4-20ma、0-10khz；rs485通讯采用modbus通用协议
防护等级	ip31