

1000-2型油份专用萃取器

产品名称	1000-2型油份专用萃取器
公司名称	菏泽市祥龙电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	菏泽市北城牡丹新村518号（师专路东侧）
联系电话	86-05306203208 13001798277

产品详情

详细介绍

1、流动萃取器介绍

目前（液 液）萃取主要有手工振荡、手工搅拌、机械振荡、机械搅拌、流动萃取等方法。本装置是一个流动萃取装置，其特点是：高效、快速、省力。

2、技术指标

（1）工作电压：220v

（2）常规取样量：小于800毫升；最大取样量1000毫升，

注：如果取样量过大有可能将水吸入气泵导致气泵损坏

如需要其他规格萃取器请与我公司联系

3、安装方法

打开萃取器包装，将萃取器取出，确定正面开关处于0档，接通220v电源即可。

4、使用方法

（1）关闭下方分液漏斗的分液开关

（2）从上方漏斗注入水样

- (3) 从上方漏斗注入萃取剂
- (4) 将顶端排气塞盖上，要确保盖紧，避免萃取过程中弹出
- (5) 确认两个开关都处于“0”档，确认接通220v电源
- (6) 打开电源开关到“—”，将混合液吸到上方漏斗。
- (7) 将电源开关打开到“0”，待混合液进入下方漏斗后再将开关打开到“—”，混合液入吸到上方漏斗后再将开关打到“0”，如此反复数次后在水样完全注入下方漏斗后等待液体分层。
- (8) 将上方排气塞取下。
- (9) 待液体分层后通过分液开关将底部萃取剂放出待测。
- (10) 放出废液，断开220v电源。

5、清洗

- (1) 通常用清水清洗
- (2) 污染较严重时使用5%重铬酸钾浓硫酸溶液清洗
- (3) 不能清洗干净时将玻璃装置部分拆卸下来清洗