

# SHT数显恒温磁力搅拌电热套（方形）

产品名称	SHT数显恒温磁力搅拌电热套（方形）
公司名称	菏泽市祥龙电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	菏泽市北城牡丹新村518号（师专路东侧）
联系电话	86-05306203208 13001798277

## 产品详情

### 详细介绍

本品是我厂为配合学校、工厂及科研单位的使用而在kdm型，zht型的基础上又研制开发的一种新型产品。本产品造型美观、占用空间小、功率大、容量大，有3000ml、5000ml、10000ml、20000ml等几种规格。不但适合实验室使用，而且能够直接用于工厂生产、加工产品，是一款使用范围广泛、功能强大、成本低廉、不可多得的换代新产品。本产品除具有dht型磁力加热搅拌电热套的相同优点外，还具有温度调节操作简便易行；温度控制显示直观、控温精度高；经久耐用、一机多用等优点。可单独搅拌，可单独加热，还可搅拌加热同时进行。是目前实验室、工厂、科研单位最为欢迎的产品。

#### 一、主要技术性能

- 1、电源电压：~ 220v 50hz
- 2、最高温度：400 -600
- 3、控温精度：± 0.5
- 4、工作时间：8小时

#### 二、操作方法

- 1、首先左旋(逆时针方向)控温旋钮,使温度设置在最小。
- 2、再打开数显控温表的下部面盖，设置您所需要的温度。

- 3、连接好传感器接线（红端对红端，否则接反）将传感器金属的端部，放在待测液体或者粉末中。
- 4、最后打开电源开关，观察数显表指示。
- 5、适当调整控温旋钮（控温指示灯越亮，温度越高），达到所需温度后即自动恒温控制。
- 6、搅拌时，将磁力搅拌子放进待搅拌的液体或粉末中，打开电源开关，调整速度控制旋钮，达到搅拌效果即可（搅拌指示灯越亮，转速越高）。

### 三、装箱及附件

- 1、主机一个
- 2、搅拌子一个
- 3、说明书一份