

# DHT调温搅拌电热套

产品名称	DHT调温搅拌电热套
公司名称	菏泽市祥龙电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	菏泽市北城牡丹新村518号（师专路东侧）
联系电话	86-05306203208 13001798277

## 产品详情

### dht型磁力搅拌电热套系列

#### 使用说明

该型号磁力搅拌电热套是我厂为配合学校、工厂及科研单位实验室使用研制的新产品。

该产品优点：1、具有电接点温度计连接插口，配接电接点温度计测温可以精确控制温度至 $\pm 0.1$ ，达到较高的恒温搅拌功能。2、该系列产品还具有双向搅拌功能，以便快速搅拌达到快速混匀的目的。3、该产品工作可靠，操作简便，整机结构合理，具有加热功率连续可调，加热功率显示直观，能方便观察和控制加热状态，搅拌转速连续可调，适应不同工作需要，携带方便，是实验室理想的设备。

#### 一、主要技术性能

1.工作电压 220v 50hz

2.电机功率 20w 60w 80w 100w

3.搅拌器转速 2000转/分 连续可调

4.加热电功率，0-500w，调压控温，最高温度400 精度 $\pm 1$

5.工作方法 连续工作时间 8小时（搅拌时）

6.整机重量4kg

## 二、操作方法

1.盛放搅拌子和盛有溶液的烧杯或烧瓶放在加热套上。

2.开启加热控制电源，电源指示灯发亮，右旋加热控制旋钮，加热控制指示灯变亮；整机开始工作。

3.开启搅拌控制电源，电源指示灯发亮，右旋转速控制旋钮，搅拌子即开始转动，调节转速至实验需要为止。

### 4.加热套的使用

如果采用电接点温度计恒温控制以达到温度显示直观的目的，就请将配好的连接线一端连接好电接点温度计，放进待测液体内；另一端连好插口。（无须此功能者省略此项）然后打开加热控制开关，加热指示灯亮，表明加热套在加热，然后轻轻旋转加热控制调压旋钮，加热套功率随着调节方位的变化，产生不同的功率，工作电压表也随着显示不同的电压指数，顺时针调节会逐渐增大功率，增加使用温度，否则反之。

## 三、注意事项

1.由于加热套表面涂有油质，第一次使用时冒白烟是正常现象，随即表面变成棕色的颜色，数分钟后即可恢复原色。

2.加热和搅拌即可同时使用，也可单独使用。

3.加热工作时，人体不要接触电热套，以免烫伤。

4.搅拌调速时应由低档开始

5.操作使用时，注意不要将溶液溅到机器上。

6.使用完毕时，应关闭电源开关，冷却后到通风干燥处存放。

## 四、装箱及附件

1.整机1台 2.搅拌子1个 3.说明书1份