

COD环保专用电热套

产品名称	COD环保专用电热套
公司名称	菏泽市祥龙电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	菏泽市北城牡丹新村518号（师专路东侧）
联系电话	86-05306203208 13001798277

产品详情

详细介绍

招标 采购 kdm型电热套说明书

实用特点：

本厂生产的各系列电热套，采用优质耐用高温玻璃纤维做绝缘材料，电热元件为封闭型，均包裹于绝缘层内，电热套内装有保温隔热材料，热的利用率高、通常可以节电35%以上。因此具有省电，轻便，安全，加热均匀，效率高，无明火，不易碰坏玻璃仪器等优点。它可配用各种烧瓶，烧杯，锥形瓶，适用于科研、化工、油田、医药、大专院校和工矿等单位的化验室、分析室和实验室里的各种液体的加温、保温、蒸馏等，它是理想的实用加热设备。

技术性能：

使用电压：220v 50hz

最高温度：450

连续工作时间：高温时4-8小时；低温时24小时内连续工作。

容量及相应功率：

毫升	100	250	500	1000	200	3000	5000	10000
瓦	70	150	200	350	450	550	700	1000

型号：

1. dm型内热式玻璃纤维电热套（直热式）结构简单、使用方便，插上电源即可工作。
2. kdm型连续可控温电热套（调压式）在dm型的基础上，增加了调压电路，通过电压改变起到了调温的目的，增强了使用性。
3. zht型自动恒温电热套（调压恒温式）本型号kdh型的基础上，增加了恒温电热和电接点式水银温度计配合就可达到恒温的目的。它的优点是接上电接点温度计（自配）就能恒温，取下就变成连续可调电压式恒温，用途更加广泛。

恒温范围： 0-100 ± 1

100-200 ± 2

200-300 ± 5

使用方法：

观看整机面板，了解各开关接线柱的作用，开启电源开关，可调——固定开关在可调位置，电源插头接入电源，轻轻旋转调压旋扭，可见指示灯明暗变化、电压变化。

注意事项：

第一次使用时冒白烟是正常现象、待无白烟后就可正常使用。

受潮后，有时产生感应电、不要用手接触、待加热1-2分钟就可正常。

旋扭只能旋转270°，不要用力过大、以致损坏。

不调温时、可调——固定开关在固定位置相当于直热式、可延长其寿命。