

臣平送检箱CP025样本运输专用箱2-8 保冷48小时

产品名称	臣平送检箱CP025样本运输专用箱2-8 保冷48小时
公司名称	杭州臣平机械设备有限公司
价格	350.00/台
规格参数	外:465*310*336 内:390*230*268
公司地址	杭州西湖区龙申综合发展中心
联系电话	86-0571-88682920 057188687920 18005814577

产品详情

杭州臣平便捷式药品冷藏箱是采用食品级的环保Hdpe材料，经过世界上最先进的-----旋转模压工艺一次成型精制而成的，配有海洋不锈钢锁扣，底部配有橡胶防滑垫，无毒无味、抗紫外线、不易变色，表面光滑，容易清洗，保温效果好，不怕摔碰，可终身使用。

型号：	冷藏箱cp023
应用领域：	人畜疫苗、生物制剂、活性细胞、动植物标本、血浆、血液制品、人体干细胞等相关冷链运输
内部容积：	3l
外部尺寸：	465*310*336 mm
内部尺寸：	390*230*268 mm

保冷时间：	保冷时间：环境温度43℃下，箱内液态温度2~8℃，冷藏时间48小时；增加冰源可使时间增加到72小时。
制作工艺：	外层均采用pp硬制塑料，内层采用的abs食用塑料注塑而成
箱体材质：	pp原米塑料
箱体自重：	4.96kg
保温层：	聚氨酯无氟发泡（pu发泡）
隔层厚度：	35mm
箱体承重：	箱体承重100公斤以上，连接件拉力60公斤以上
牢固等级：	箱体A级，连接件B级；
配件材质：	塑料，不锈钢
冰源配置：	65*95*35mm冰盒
冰源材料：	材料：聚乙烯 高效冷源，牢固结实，安全，对人皮肤无刺激性；
冷冻特点：	在冷冻成固体时，冰排最大厚度不超过未冻结时厚度的15%；

其他说明： 备有提手，背带

产品详细特点：

一：密封性强

本产品内外层采用高强度环保材料pp（食用）abs（食用），中间夹层采用聚氨酯材料（pu）做保温层，经过世界上最先进的-----旋转模压工艺一次成型精制而成的，配有海洋不锈钢锁扣。让您在运输疫苗的时候更安全。

二：环保

无毒无味、抗紫外线、让疫苗更安全。不易变色，表面光滑，容易清洗。

三：保冷性能优越保温效果好。产品配合0.4升卫生灯标准冰排，将冰排放入-2℃冰柜里冷冻24小时充分蓄冷，按照标准配置便捷式疫苗冷藏箱内温度保持在8℃以下可以达到24小时，适用于各种中远距离低温疫苗试剂运输。

案例2 四：耐热耐冷

为了保持疫苗在运输过程中的安全，便捷式疫苗冷藏相对耐热性耐冷性的要求比较高，在高温的水中不会变形，甚至可以用沸水消毒。

五：耐用

要具有优越的耐冲击性，重压或撞击时不易碎裂，正常使用可达10年之久。循环使用，安全环保。

适用范围

本产品适用于任何物品的长时间冷藏和保鲜，适合野营、郊游、垂钓、漂流等户外休闲活动中使用；还可适用于医用采样、取样，生物制剂冷藏低温运输、血液运输等！也可用于超市购物时保存需要冷藏保鲜的物品！

产品使用说明

1. 使用便捷式疫苗冷藏箱前仔细检查包体是否有破损，破洞，扣具是否损坏，确保冷藏箱的密封性完好。
2. 取出便捷式疫苗冷藏箱箱内配置的冰盒，检查冰盒是否完好。注水至标示的注水线处。
3. 将注水好的冰盒分开，平整的放入冷库或者冷柜，适当预留空间（因冰盒冷冻后体积会略为膨胀），冷冻约6-10小时以上（该时间长短与设备冷冻能力有关）直到蓄冷剂完全结冻成固体。
4. 把冻结好的冰盒放入冷藏箱。
5. 待便捷式疫苗冷藏箱箱内温度达到要求后，放入物品。若有搭配隔板，请将物品与冰盒之间用隔板隔开。
6. 盖上盖子，检查冷藏箱箱盖是否密封。

注意事项

1. 使用一段时间后，当便捷式疫苗冷藏箱内的温度高于8℃时，请替换完全冰冻的冰盒。
2. 使用完冷藏箱后，仅需要用干布轻轻擦拭箱体即可。
3. 请妥善保管冷藏箱，以便再次使用
4. 请轻拿轻放冰盒。如遇冰盒破裂，请更换新的冰盒
5. 冷藏箱/冷藏包内冰盒数量可灵活调整，以满足不同客户对温度和空间的要求
6. 冬天，即使除去内袋和冰盒，冷藏箱具有非常好的保温效果。