

MAS-100 Iso NT隔离间专用采

产品名称	MAS-100 Iso NT隔离间专用采
公司名称	北京吉姆多利科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小营路10号阳明广场3号楼2C室
联系电话	86-01013466617-820 13466617820

产品详情

mas-100 iso nt隔离间专用采样器

mas-100 iso nt 隔离间专用采样器

专为制药行业隔离间和无菌生产洁净室设计

隔离间专用采样器mas-100 iso nt mas-100 iso nt 采样器用来检测隔离间或无菌生产厂房的微生物污染。采样头区域，电子部件和设备其他部分安装在关键区域以外，从而严格保证了关键区域的安全。设备内有一套独立采样头，管道等实现在线灭菌。mas-100 iso nt 严格按照gmp4 级标准及iso-14698 规范设计，满足最严格的应用要求。该设备使用开放耗材，标准的90 毫米平

应用领域 用于隔离间和无菌超净室等高度微生物敏感区域。采样头置于控制点而其它部件置于严格区域之外的“一体化”，使采样头成为隔离间的一部分。创新的双阀门设计，采样循环和灭菌循环各自独立运行，安全，安全可靠。通过和专用校验系统连接，设备可以启动全自动校验程序，提高精确性

原理 mas-100 iso nt 是一款基于撞击法的高性能仪器。样本气流携带浮游菌通过采样头微孔，撞击在预装的培养皿上，采样结束后对平皿培养计数。

优点 使用90 毫米标准平板 自动校验 内置感应器，保证采样流量 在线灭菌 gamp4

技术参数 采样速度 100 升/分钟 培养皿直径 90-100 毫米 遥控 在线灭菌 电脑usb 通讯接口 具sq

尺寸高×长×宽：16×28×23厘米 重量：7.5千克

软件5个预设体积，在1 - 2000升之间任意可调 多语言导航式菜单 实时时钟，显示时间

常见问题：

mas 100 iso如何灭菌？穿孔盖可121 ° c，20分钟灭菌。而mas-100 iso机身的清洁是用毛巾蘸80%酒精或异丙醇擦拭

在隔离间/isolator消毒期间是否要移走采样器？

不需要。只有采样头处于隔离间内。灭菌期间隔离间外的一个特殊阀门可手动或自动开启来对mas-100 iso进行灭

采样头的材质是什么？有两种可选采样头：阳极氧化铝或不锈钢的穿孔盖（医药级，电子抛光）

可否在隔离间内使用便携式采样设备？不得在隔离间内使用便携式设备。便携式设备内置的风扇发动机不断产
此外，电子部件无法承受隔离间内高氧化能力的消毒气体。而mas-100

iso所有的电子和机械部件都在隔离间外，不会接触氧化性气体。并设置了双阀门系统保证采样头可与隔离间同

mas-100 iso和现存的过滤型空气采样器的区别？ mas-100 iso的采样方式与mas-100相同，基于撞击原理。这是美国
用开放式耗材，您可任意选择90-100mm琼脂培养皿的供应商。此外，该机器还使用双阀门系统与隔离间同步消
间造成污染。