

实验室搅拌机JJ120，实验室电动搅拌器120W

产品名称	实验室搅拌机JJ120，实验室电动搅拌器120W
公司名称	河南爱博特科技发展有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:大专院校,医药研究所,石油等科研领域 物料类型:固-液
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州高新技术开发区翠竹街1号
联系电话	86 0371 67826898/67826868 13607677118

产品详情

jj-120型数显恒速电动搅拌器

生产厂家：河南爱博特科技发展有限公司

生产地址：郑州市高新技术开发区长椿路11号 大学科技园c6号楼

联系人：张昱 15890037207

电话：0371-67826868 67826898

传真：0371-67826788

技术支持qq：1935986022

邮箱：aibote07@126.com

官网：www.kongwenyi.com www.hnaibote.cn

www.hnaibote.com www.aibotejbq.com

www.dianretao.com

一、jj-120型 数显恒速电动搅拌器的特点：

数显型悬臂式强力电动搅拌机集中外搅拌机优点于一体，其设计用于实验室至高粘度液体的搅

拌及混和，搅拌机必须安装在支座上使用，不可手持操作。

该机外型流畅，使用方便，独特的悬臂式设计能防止液体进入机内，虽然在连续运行时会产生热量使温度上升，但结构合理的大比例冷却表面能均匀速度地散热，两米长的电源线可适用于大多数场合应用。

二、jj-120型 数显恒速电动搅拌器的技术参数：

马达输出功率：120w

额定电源：220~250v

工作状态：长时间连续工作

调速范围： 级60~500rpm

级240~2000rpm

搅拌轴最大力矩：1850gcm

最大搅拌容量（水）：20升

环境温度：5~40

砖头头夹持范围：0.5~10mm

适用介质粘度：0~10000mpas

三、jj-120型 数显恒速电动搅拌器的使用说明：

注意：调速旋钮出厂是预设在最高温度（刻度10）以保护驱动系统在运输搬运过程中不受损伤，因此，在使用前应检查旋钮的设定，以确保其适宜于所搅拌的液体；若不能确定正确的速度，将旋钮旋至最低（刻度1）。搅拌机一段时间未使用后，重新使用时，初接通会听到摩擦噪音，这是由于摩擦轮衬皮上的预应力所致，对搅拌机的功能没有损害，短暂运行后噪音即会消失，钻夹头和搅拌轴允许塞人夹持的搅拌杆直径为最大10mm。

该机通过摩擦轮驱动系统实现无极调速，但马达始终运行在固定的工作点，马达的功率输出转速和力矩在该点达到优化值且基本保持为常量，功率通过摩擦轮和装有一对塑胶联轴器上的中轴传递到搅拌轴，两齿轮系配置在相同的轴上行成可手动调节的两档速度，若忽略功率传输中的损耗，搅拌轴端的功率始终等于马达输出，中轴上的一对旋螺线联轴器使摩擦轮的磨损保持在较低的水平，联轴器根据搅拌轴上的负载自动调节摩擦轮上所需的压力，低负载引起低下压，高负载引起高下压。

实验中换挡时应注意搅拌头的位置和容器的大小，特别是玻璃容器，换挡前必须关闭搅拌机，否则减速齿轮可能受损。该机设有两档速度，i为低速，`为高速，预置位置为`档，`档换i档时逆时针（从上往下看）转动塑胶轴承套至停止位，向下拉动5.5mm然后顺时针转动直至听到轴承套内钢珠复位的响声，i档换`档时，逆时针旋转轴承套至停止位，向上推动5.5mm，然后顺时针旋转直至听到钢珠复位声。