

盛威利牌YQ-3优质电动匀浆机100%

产品名称	盛威利牌YQ-3优质电动匀浆机100%
公司名称	金坛市盛威实验仪器厂
价格	1600.00/台
规格参数	分散机类型:乳化分散机 物料类型:固-液 适用物料:化学品
公司地址	江苏 常州 尧塘镇水北圣堂稻板田8号
联系电话	86-051982555509 13815006221

产品详情

一、用途

yq-3型电动匀浆机是供科学研究单位,大专院校、医药防疫站、重工业、农业、环境卫生保护,森林保护等部门实验室进行细碎、匀化、乳化、分散、强烈搅拌、润温、溶解有机物或无机物等作用。

由于它性能稳定,结构紧凑,美观大方,使用简便,安全可靠,工作效率极高等特点.目前在国内已被广泛应用,成为生物化学研究,动植物细胞研究,农业、畜牧业、石油工业、化工工业、医药工业、食品工业部门的一种必备仪器。

二、结构及工作原理

该机根据我厂长期生产经验,结合国外先进技术及征求广大用户意见进行改造研制而成的.该机选用200瓦2万转/分单相串激式微型电机,电机驱动旋刀在瓶杯内作用,利用瓶内流体力学和高速机械剪切力做功.有大小六种瓶、刀、刀轴、并附有六个控温杯,可根据物料的需要,在杯内放入热水或冷却液进行调温,并设有机械定位,整个机件作业自如方便,电器部分设有开关,通电指示灯,调速器可根据需要转速进行无级调速,外壳设有接地装置,使用时安全可靠。

三：技术指标：（1）电机转速：22000转/分匀浆刀外切式：8000-20000转/分（2）有6只匀浆杯：5、10、15、25、50、100、150ml（3）连续工作5分钟（4）功率：185w（5）外形尺寸：300×250×400mm³（6）整机重量：10kg（7）电源电压：220v±10%（8）环境温度：-10 45

四、使用方法：注意事项：

1、装料：拧开机盖，将要粉碎的样品装入料钵盖上盖。

- 2、粉碎：先将电源开关关闭，再接通电源，以一手压机盖，一手再打开电源开关，同时注意粉碎时间，当样品达到粉碎粒度时，关闭电源开关，并切断电源。
- 3、出料：顺时拧开上盖，倒出样品，再清扫干净。
- 4、不要开盖工作，以免发生意外。
- 5、清扫样品时，先切断电源。
- 6、当盖子松时，请用手轻压机盖，以免粉碎的样品飞出。
- 7、由于电极转速较高，连续工作时间应控制在3分钟以内，间歇2分钟，再继续使用。
- 8、，如应质量问题，不要自行拆除，厂方实行三包。