

水质检测仪器 韩国进口ph笔 ph水质检测笔 原装进口

产品名称	水质检测仪器 韩国进口ph笔 ph水质检测笔 原装进口
公司名称	深圳市百福康环保科技有限公司
价格	130.00/个
规格参数	品牌:韩国 型号:ph笔 检测项目:ph
公司地址	深圳市宝安区西乡龙大工业园
联系电话	0755-33153665 17727889060

产品详情

bfk百福康进口韩国ph笔测试笔笔式高精度酸度计

ph测试笔笔式高精度酸度计——防水、可换电极仪器外壳防水设计，体积小，可随身携带，随时测量，使用更方便。耗电省，精度高，测量范围广，电极可更换。

主要技术指标：测量范围（range）：0.00-14.00ph

分辨率（resolution）：0.001ph

精度（accuracy）：0.1ph

温度自动补偿（automatic temperature compensation）0 -50

工作电压（battery）：4*1.5v(ag-13型纽扣电池)

工作温度（operating temperature）：0 -50

校正（adjustment）：1点校正

体积（dimension）：165mm*26mm*26mm

重量（weight）：63g

操作步骤：

1. 取下保护套。

2. 先用蒸馏水清洗ph计的电极，并用滤纸将附在电极上的水份吸干。
3. 按通面板上的开关，将ph计电极插入被测液体中。
4. 轻轻地搅拌溶液并等待一分钟左右，读取显示值。
5. 使用完毕，清洗电极，关掉开关，套上保护套。

若显示值模糊或不显示，且开关不动作，则应更换电池。更换电池时，旋开上盖，拉出电池仓更换即可，注意电池极性。电极的更换更换电极时，将旧的电极旋出，旋入新的电极即可，注意电极要旋紧。

ph电极的保养:

- 1) ph玻璃电极敏感球泡中可能有小气泡，它将影响电极的正常测量。使用时应摇动电极，使气泡跑出敏感球泡。
- 2) 若电极放置时间很久，且敏感球泡暴露在空气中，因电极干燥，使得响应变慢且显示值不稳定。这时，应将电极浸入蒸馏水中活化几小时。为了改善性能；每星期至少一次将ph计电极插入蒸馏水中，每次几分钟。
- 3) 玻璃电极易打破，使用时需小心。
- 4) 若敏感球泡上，发现无机盐沉积物，将电极分别浸入下列溶液约5分钟，即可恢复性能；0.1mHCl溶液、0.1mNaOH溶液，将后再浸入0.1mHCl溶液5分钟。5) 油脂薄膜同样影响敏感球泡的测量，要除去这薄膜，用75%的醇溶液冲洗敏感球泡，再用滤纸擦干，用水冲洗好，然后浸入蒸馏水中几个小时。
- 6) 蛋白质沉淀物（如测牛奶、乳酪等）要浸入胃蛋白酶和盐酸溶液中进行消除处理。这种溶液在人事科有应准备好，将电极浸入溶液几个小时，然后用水冲洗干净，接着浸入蒸馏水几个小时。

"正品供应 水质检测仪器 韩国进口ph笔 ph水质检测笔 原装进口"的测量范围是0.00-14.00pH，加工定制是否，类型是水质在线分析仪，型号是PH笔，适用行业是水厂化验室,水产养殖业,游泳馆，测量精度是0.1pH，分辨率是0.001pH，品牌是韩国，检测项目是PH，电源电压是220