

制药设备 ZP29旋转式压片机 高速压片机 速度快 产量高

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 制药设备 ZP29旋转式压片机 高速压片机 速度快 产量高 |
| 公司名称 | 兴化市祥和制药机械有限公司 |
| 价格 | 62000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:祥和 型号:zpw29旋转式压片机 适用范围:化工、食品、电子等工业部门 |
| 公司地址 | 中国 江苏 泰州 兴化市 沈伦镇工业区 |
| 联系电话 | 86 0523 83751576 |

产品详情

zp29旋转式压片机

详细说明：

zpw29旋转压片机是一种双压式自动旋转连续压片的机器，将颗粒状原料压制成片剂。他主要应用于制药工业的生产，同时适用于化工，食品，电子等工业部门。可以压各类异形片、环形片、双色片等。

工作原理:

1外围罩壳为全封闭式，材料采用不锈钢，内部台面用不锈钢材料，能保持表面光泽及防止交叉污染，符合gmp。

2 用透明防护罩可以清楚地看到机械操作的情况。且能全部打开易于清洗和保养。

2 转速为无极调速，可以任意调节。

3 实现机电一体化，采用触摸键及显示屏（转速，产量，故障）等显示；

5 传动系统密闭在机器主体下方油箱中，是安全分隔的独立部件，不会互相污染，又使传动轴浸润油池中，得到充分的润滑，噪音和磨损减少。

6 机器配吸尘装置，能将压制室内飞扬的粉尘吸收干净。

技术参数:

| | |
|------------|---------------|
| 型 号 | zpw29 |
| 冲模数(付) | 29 |
| 最大压片压力(千牛) | 80 |
| 最大压片直径(毫米) | 24 |
| 最大充填深度(毫米) | 15 |
| 最大片剂厚度(毫米) | 6 |
| 转盘 转速(转/分) | 14-36 |
| 生产能力(片/时) | 125000 |
| 电动机 (千瓦) | 3 |
| 外形尺寸(毫米) | 1230*950*1670 |
| 主机重量(公斤) | 1700 |

工作压力设定界限表： 制药用

| 片剂直径 | 平面 | 普通r面 | 糖衣 r面 |
|-------------|-----|------|----------|
| 片剂直径 (mm) | | | |
| 4 | 7.5 | 6 | 4.5 |
| 5 | 12 | 9.5 | 7 |
| 6 | 17 | 14 | 10 |
| 7 | 23 | 19 | 14 |
| 8 | 31 | 25 | 19 |
| 9 | 39 | 31 | 23 |
| 10 | 48 | 38 | 28 |
| 12 | 68 | 55 | 41 |
| 15 | 110 | 90 | 65 |
| 18 | 160 | 130 | 100 |
| 20 | 200 | 160 | 120 |

上述参数变化的调整是相对的，如无法使片剂到理想要求时，请用户不妨改变颗粒自身的结构，添加一定的附加剂，或改变颗粒的均匀度，目数使片剂到达质量要求。

买家必看：

- 1、初次使用前应对照机器实物仔细阅读说明书，然后再使用。
- 2、本机器只能按一定方向运转（见手轮或防护罩上的箭头所示），不可反转，以免损坏机件。在压片调整时尤需注意，不要疏忽。
- 3、皮带松紧调节：通过机电底板上的两个调节螺母进行调节。调好后注意锁紧。
- 4、无电源时用手摇压片，应将三角皮带拆下，以减少阻力及磨损。但不要将大皮带轮也拆下来，因为大皮带轮兼有飞轮省力的作用。
- 5、电动压片时须将手轮上的转动手柄扳倒，以免运转时伤人。
- 6、无论手动压片或电动压片，在启动前应使上冲芯杆处在上升位置然后再启动。若在上冲片于下降位置的情况下启动，则刚刚开始启动就进入了中模压片，这时由于机器的转速还未升上去惯性较小，容易发生顶车的情况。（即上冲头进入中模后由于药片的抗力而“顶死”，使机器停止运转。顶车时由于负荷较大，往往损坏机析或烧毁电机）。
- 7、顶车后的处理办法

在电动压片时发生顶车情况，应立即关闭电源，以免烧毁电机。

顶车情况较轻时，可用手扳转手轮使上冲通过“死点”（但不可反转，以免加料器重复加料，造成更严重的顶车）。

严重顶车时，旋松连杆锁紧螺母，扳转上冲芯杆，使其上升以减小压力，再转动手轮将药片顶出。然后重新调整药片硬度。

在压片过程中须经常检查药片质量（片重、硬度、表面光洁度等），及时调整

压片前的配料制粒工艺对压片有很大的影响。如药料和滑料、填料、粘结剂等辅料的配方制粒的情况（粉子的状况、颗粒松紧、粉粒的比例、含水量等），都直接影响药片质量。并往往由于配料制粒不当而不能成片，甚至损坏机器。因此，本机器不能用于将半固体的或潮湿的或无颗粒极细粉子的压片。在使用中若发现压力已调得相当大仍压不成片或虽压成片但出现过于疏松、起层、碎片、麻点、掉粉等现象。就应从配料等方面找出原因、加以解决。切不可一味调整加大压力，以至损坏机器。此外，有些药料压出的药片硬度虽然不大，但具有一定的韧性，其搞摔搞城性并不差（通常以从1-1.2米高度掉在地面不碎即可），因此应以满足运输保管的要求为度不要单从硬度着眼，以免压片压力过大，损坏机器。

亲您好！我公司所有设备都质保一年（易损件或您操作不当除外）

以上价格为不开票价，如需开票请与我司销售人员联系，感谢您的支持！

亲们，欢迎您给予我宝贵的意见和建议,我也将仔细的答复您所提出的一切问题,谢谢!【付款方式】
支付宝：建议买家使用支付宝，既安全，又省心！

银行汇款：银号的帐号请和销售人员联系

【售后服务须知】

- 1.凡在本公司购买产品一律实行三包政策!
- 2.我们以三心为您服务=放心购买+安心享受+舒心服务
- 3.所有产品不仅您可以享受本公司给予的优质的售前/售中/售后完整的服务,而且享有产品我司给予的一切承诺和质保服务!
- 4.所有商品根据自身质保期,本店给予相同免费售后服务,售后产品运费根据实际情况买卖双方协商处理(例如:刚购买的产品出现问题,本店给予实行三包政策,并且免费发货).

"供应制药设备 ZP29旋转式压片机 高速压片机 速度快 产量高"的品牌为祥和，型号是ZPW29旋转式压片机，适用范围为化工、食品、电子等工业部门，产品别名是压片机，重量为1700公斤/台，标准是JB20020-2004，材质为不锈钢，GMP规范是符合GMP