

永历wz-2手动制丸机 成丸率高 手动无需用电

产品名称	永历wz-2手动制丸机 成丸率高 手动无需用电
公司名称	瑞安市永历制药机械有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:日月牌 型号:wz-2 适用范围:药店, 医院, 诊所
公司地址	鹿木乡彭埠村
联系电话	65470688 15057305862

产品详情

生产商：瑞安市永历制药机械有限公司(原:瑞安市环球药械厂)

品牌：日月牌

手动制丸机专为药房小量加工小蜜丸而设计，小巧美观，重量适中，既方便移动，又保证制丸的必要压力；

压饼、搓条、搓丸一机完成，使用简便；

各相关部件配合精密，实心滚轴刻纹，保证压力且压力均匀，适合各种性质物料并使成丸率高达95%；

精雕挂带齿滚轴，保证出丸顺畅，与反向磨圆轴的专利技术保证丸粒均匀圆整；

通过边缘偏心轴可达到微调效果；

无复杂操控部件，基本做到免维护使用；

与蜜丸接触部分为合金钢材，符合卫生条件。

手动制丸机技术参数：

制丸尺寸：3-8mm

外观尺寸：550*170*530mm

工作效率：8-12kg/h

重量：25kg

主要技术参数：

型号	名称	电压 hz	功率 (kw)	电机转速 (r/ min)	重量 (kg)	外形尺寸 (m m)	制丸规格	使用
wz-2	手动制丸机	/	/	/	25	550*170*530	3- 8	蜜丸、
wz-3	台式电脑蜜丸机	110/220	180	1400	30	480*290*280	3- 8	、包衣、烘

主要特点：

- 1.性能稳定,操作简单,拆卸清洗方便,同药物接触的部分采用了不锈钢与铝合金材料.符合gmp标准.
- 2.连续出条,搓丸一次成丸,丸型光圆,大小均匀,无缺欠。
- 3.适用性强,可生产各重粘度,软硬度药丸,制丸合格率高.
- 4.自动化程度高,密封性好,减少了药物的染菌机会,可以生产水蜜丸,蜜丸.

注意事项:

- 1.为了使用者的安全,电源必须接地线.
- 2.粉碎物必须干燥,不宜加工潮湿和油脂的中药.
- 3.粉碎的药物勿超过粉碎槽容量的一半.
- 4.本机不能连续长时间使用。如果加工数量较多，应间隔使用，防止轴承过热，损坏电机。
- 5、上盖打开时，请勿启动开关。
- 6、长期使用后，碳刷和刀片如磨损严重，需要更换。
- 7、经常检查刀片的螺丝，必须紧固。

现在就蜜丸的制作简单写给你：

蜜丸：蜜丸是由一种或多种药物粉末与经炼制过的蜂蜜混合而制成的球形内服固体制剂。可分为大蜜丸和小蜜丸。多用于慢性病和需要滋补的疾患。

蜜丸的制法基本步骤如下：炼蜜 合药 制条 成丸 包装 贮存。1.对蜂蜜的选择与炼制是保证蜜丸

质量的关键。炼蜜的目的是除去杂质，破坏酵素，杀死微生物，蒸发水分，增强粘性。其方法是：小量生产可用铜锅或锅直火加热，文火炼；大量生产可用蒸汽夹层锅，减压蒸发浓缩锅进行炼制，最后滤除杂质。炼蜜的程度分为嫩蜜、炼蜜、老蜜三种。

嫩蜜将嫩蜜加热至沸，色变深，有粘滞性，失去水分约3%。适用于含有较多脂肪、淀粉、黏液质、糖类及含动物组织的方剂。炼蜜将嫩蜜继续加热，出现浅红色有光泽的泡沫，用手拈之粘性较强，但无白丝，用于含纤维质，淀粉、糖类以及部分油质的方剂。老蜜炼蜜继续加热至呈棕红色，有红色光泽，用手拈之甚粘手，能拉出白丝。适用于含多量纤维素，矿物质的方剂。2.合药：将已炼制好的炼蜜与药粉按比例进行混合（药粉与炼蜜的比例一般为1：1或1：5也有不足1：1的，要根据药物性质及季节不同而异。一般含糖类、油脂类的中草药用蜜少。含纤维素较多和质地疏松的药物用蜜量多。夏季用蜜量少，冬季用蜜量多。均匀地揉合，做成像面团样丸块（在搅拌机中机械混合或在其它容器中人工混合）。合药时，蜂蜜一般趁热加入（如含有胶质，树脂或挥发性成分需待炼蜜稍冷后再加入混合），充分和匀，使其内外全部滋润，色泽一致，软硬适中，能随意捏塑即可。

3.制条，成丸。

将合好的面团样软材放置一定时间，使药料与蜂蜜成分混合滋润，并产生一定粘性后即可搓条，搓条要粗细一致，外表光滑。即可用手工或制丸板做成一定量的、光滑的、园球形丸粒，大量生产可用机械制丸。

制丸时，先将药团块称重，以便分计量准确，即按每次所需制成丸粒的数目与每丸的总量进行计算，按计算量称取团块再搓条，制成预计数目的丸粒，搓丸条的虚词可依丸粒大小来定，丸条搓好后再分割成小段，再搓圆成球形即可。

为避免药团粘手和粘器具，操作时可用适量的润滑剂。润滑剂可用甘油或麻油（花生油），蜂蜡按一定比例，加热融化而成。夏季蜂蜡可适当多加一点。

4.包装与贮藏：制成的蜜丸，可采用蜡纸、玻璃纸、塑料袋、蜡壳包好贮存于阴凉干燥处。

机器使用说明：

1、本机使用前，取下上盖壳，齿轮箱盖，必须在各油眼处滴加数滴无水分食用油，再用医用酒精擦洗四根滚轴及与药丸相接触的部位，做消毒处理。

2、将上盖壳，齿轮箱盖重新安装复位，接通电源，打开开关，空机转动1-2分钟。

3、将调配均匀的团状药料。取适量投入挤压槽口中，进行压饼，然后将饼状药料投入出条槽中成条，再将做成的药条逐根横放在制丸槽中直接搓制成丸。

4、水丸：将药面（0.1kg）放入包衣器中，逐步放入米汤，形成粒状后，采用间隔不断喷淋食用水，可逐步滚制成丸。

5、包衣：待药丸制成后，可放在水丸包衣器中，包成白色、红色等外衣。

6、烘干方法：药丸制成后，将药丸进入水丸包衣器进行电加热亦可进行烘干。以可用电吹风的热风烘干，也可直接在阳光下晒干。

7、抛光方法：将药丸放在水丸包衣器中，连续翻滚，滚动时间越长，表面越光滑。

售后指南：

公司产品品质严格按国家三包政策执行，产品在一年内免费保修（来回运费买家承担），一个月免费包换。公司售后服务制度完善，配件齐全、物流便捷！让您享受无后顾之忧的满意购物！

网上购物最重要：比品质！比价格！比运费！比服务！算算综合性价比才是精明的买家。

台式多功能中药制丸机--与粉碎机匹配，能将各种药粉制成药丸，主要生产蜜丸、水蜜丸，还有包衣烘干功能。适用于小型药厂、大中型药厂试制室，中药研究所，中医药物科研单位，医院、私人诊所、中药房、滋补品销售网点柜台现场加工及食品厂丸状食品开发等。产品主要特点：1.性能稳定,操作简单,拆卸清洗方便,同药物接触的部分采用了不锈钢与铝合金材料.符合gmp标准.

2.连续出条,搓丸一次成丸,丸型光圆,大小均匀,无缺欠。 3

.适用性强,可生产各重粘度,软硬度药丸,制丸合格率高.

4.自动化程度高,密封性好,减少了药物的染菌机会,可以生产水蜜丸,蜜丸.

瑞安市永历制药机械有限公司欢迎你：销售热线：0577-65470051咨询电话：13587962125qq：1336988059
邮箱：weh@yl-wz.com网址：www.yl-wz.com

"永历wz-2手动制丸机 成丸率高 手动无需用电"的品牌为日月牌，型号是wz-2，适用范围为药店，医院，诊所，产品别名是手动制丸机，重量为28kg