## 深圳高灵敏度笔式PH计 便携式外接探头 CT6020A型

产品名称	深圳高灵敏度笔式PH计 便携式外接探头 CT6020A型
公司名称	深圳市华亿天诚贸易有限公司
价格	420.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:ct-ph计 型号:ct-6020a型ph计
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝民路鸿隆广场1栋C座24 19(办公场所)
联系电话	18948723075 15814676075

## 产品详情

深圳现货供应高灵敏度笔式ph计 便携式外接探头 ct6020a型

笔式ph计产品介绍:术是一款多功能、智能型仪表。可存储、计算和补偿有关测定ph值的所有参数。 清晰的显示、简易的操作和准确 的测试性能使其具有优良的性价比。可广泛应用于化工、冶金、环保 、制药、生化、食品和自来水等溶液中ph值监测。是野外ph值测试的最佳选择。

笔式ph计技术指标:

0.00 ~ 14.00ph
± 0.02ph
0.01ph
0 ~ 50
0 ~ 50
3点自动校正(4.00; 7.00; 10.00)
10分钟自动关机
有
有
有
有
ph和温度双显示
6v 4*ag13纽扣电池
188mm × 38mm
136g
外接探头

标准配置:ph(4.00; 7.00; 10.00)缓冲剂一套。定货指南:

外包装尺寸: 435 × 325 × 380mm中性纸箱。50个/箱,包装另有要求需要说明

## 笔式ph计使用步骤:

- 1、检查酸度计的接线是否完好。接通电源,按下背面的电源开关,预热30min后方可使用。
- 2、取下复合电极上的电极套,注意不要将电极套中的饱和kcl溶液撒出或倒掉。

用蒸馏水冲洗电极头部,用滤纸吸干残留水份。

3、定位

在测量之前,首先对ph计进行校准,我们采用两点定位校准法,具体的步骤如下:

- I 打开电源开关,按"ph/mv"按钮,使仪器进入ph测量状态;
- I 用温度计测量被测溶液的温度,读数,例如25°c。按"温度"旋钮至测量值25°c,然后按"确认"键,回到ph测量状态。
- I 调节斜率旋钮至最大值。
- I 打开电极套管,用蒸馏水冲洗电极头部,用吸水纸仔细将电极头部吸干,将复合电极放入ph为6.8 6的标准缓冲溶液,使溶液淹没电极头部的玻璃球,轻轻摇匀,待读数稳定后,按"定位"键,使显示值为该溶液25°c时标准ph值6.86,然后按"确认"键,回到ph测量状态。
- I 将电极取出,洗净、吸干,放入ph为4.01的标准缓冲溶液中,摇匀,待读数稳定后,按"斜率"键,使显示值为该溶液25°c时标准ph值4.01,按"确认"键,回到ph测量状态。
- I 取出电极,洗净、吸干。重复校正,直到两标准溶液的测量值与标准ph值基本相符为止。
- 注:在当日使用中只要仪器旋钮无变动则可不必重复标定。
- 4、校正过程结束后,进入测量状态。用蒸馏水清洗电极,将复合电极放入盛有待测溶液的烧杯中,轻轻摇动,待读数稳定后,记录读数。

完成测试后,移走溶液,用蒸馏水冲洗电极,吸干,套上套管,关闭电源,结束实验

深圳市华亿天诚贸易公司长期供应各式ph计,如笔式ph计、台式ph计、在线式ph计、实验室ph计等。服务热线:0755-29080439、15814676075、18948723075

联系方式联系地址:广东深圳市宝安区西乡街道宝民二路鸿隆广场1栋c座2419(宝安80区港隆城c座2419)

电话: 15814676075 18948723075 传真: 0755-29080439

qq: 499571611 736227798

旺旺: huayitiancheng8、huating2011

"深圳现货供应高灵敏度笔式PH计 便携式外接探头 CT6020A型"的加工定制为是,品牌是CT-PH计,型号为CT-6020A型PH计,类型是便携式PH计,显示方式为LED数字显示,探头型式是插针式灵敏探头,测量范围为 $0.00\sim14.00$ ,精度是0.01,温度补偿范围为 $0\sim50$ ( ),电源电压是6( V ),工作温度为 $0\sim50$ ( )