

# 深圳高灵敏度笔式PH计 便携式外接探头 CT6020A型

产品名称	深圳高灵敏度笔式PH计 便携式外接探头 CT6020A型
公司名称	深圳市华亿天诚贸易有限公司
价格	420.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:ct-ph计 型号:ct-6020a型ph计
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝民路鸿隆广场1栋C座2419(办公场所)
联系电话	18948723075 15814676075

## 产品详情

深圳现货供应高灵敏度笔式ph计 便携式外接探头 ct6020a型

笔式ph计产品介绍：本是一款多功能、智能型仪表。可存储、计算和补偿有关测定ph值的所有参数。清晰的显示、简易的操作和准确的测试性能使其具有优良性价比。可广泛应用于化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中ph值监测。是野外ph值测试的最佳选择。

笔式ph计技术指标：

测量范围	0.00 ~ 14.00ph
精度	± 0.02ph
分辨率	0.01ph
自动温度补偿	0 ~ 50
工作温度	0 ~ 50
校正	3点自动校正(4.00; 7.00; 10.00)
自动关机	10分钟自动关机
低电压提示	有
c/f自动转换	有
保持功能	有
低电压提示	有
显示	ph和温度双显示
电池	6v 4*ag13纽扣电池
体积	188mm × 38mm
重量	136g
接法	外接探头

标准配置：ph(4.00; 7.00; 10.00)缓冲剂一套。定货指南：

外包装尺寸：435 × 325 × 380mm中性纸箱。50个/箱，包装另有要求需要说明

笔式ph计使用步骤：

1、检查酸度计的接线是否完好。接通电源，按下背面的电源开关，预热30min后方可使用。

2、取下复合电极上的电极套，注意不要将电极套中的饱和kcl溶液撒出或倒掉。

用蒸馏水冲洗电极头部，用滤纸吸干残留水份。

3、定位

在测量之前，首先对ph计进行校准，我们采用两点定位校准法，具体的步骤如下：

I 打开电源开关，按“ph/mv”按钮，使仪器进入ph测量状态；

I 用温度计测量被测溶液的温度，读数，例如25 ° c。按“温度”旋钮至测量值25 ° c，然后按“确认”键，回到ph测量状态。

I 调节斜率旋钮至最大值。

I 打开电极套管，用蒸馏水冲洗电极头部，用吸水纸仔细将电极头部吸干，将复合电极放入ph为6.86的标准缓冲溶液，使溶液淹没电极头部的玻璃球，轻轻摇匀，待读数稳定后，按“定位”键，使显示值为该溶液25 ° c时标准ph值6.86，然后按“确认”键，回到ph测量状态。

I 将电极取出，洗净、吸干，放入ph为4.01的标准缓冲溶液中，摇匀，待读数稳定后，按“斜率”键，使显示值为该溶液25 ° c时标准ph值4.01，按“确认”键，回到ph测量状态。

I 取出电极，洗净、吸干。重复校正，直到两标准溶液的测量值与标准ph值基本相符为止。

注：在当日使用中只要仪器旋钮无变动则可不必重复标定。

4、校正过程结束后，进入测量状态。用蒸馏水清洗电极，将复合电极放入盛有待测溶液的烧杯中，轻轻摇动，待读数稳定后，记录读数。

完成测试后，移走溶液，用蒸馏水冲洗电极，吸干，套上套管，关闭电源，结束实验

深圳市华亿天诚贸易公司长期供应各式ph计，如笔式ph计、台式ph计、在线式ph计、实验室ph计等。服务热线：0755-29080439、15814676075、18948723075

联系方式联系地址：广东深圳市宝安区西乡街道宝民二路鸿隆广场1栋c座2419（宝安80区港隆城c座2419）

电话：15814676075 18948723075 传真：0755-29080439

qq : 499571611 736227798

旺旺 : huayitiancheng8、 huating2011

"深圳现货供应高灵敏度笔式PH计 便携式外接探头 CT6020A型"的加工定制为是，品牌是CT-PH计，型号为CT-6020A型PH计，类型是便携式PH计，显示方式为LED数字显示，探头型式是插针式灵敏探头，测量范围为0.00 ~ 14.00，精度是0.01，温度补偿范围为0 ~ 50 ( )，电源电压是6 ( V )，工作温度为0 ~ 50 ( )