

# 粉碎机 中药房粉碎机 500克小型粉碎机 德科电动高速粉碎机

产品名称	粉碎机 中药房粉碎机 500克小型粉碎机 德科电动高速粉碎机
公司名称	新昌县德科机械有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:德科 型号:500g 适用物料:通用
公司地址	中国浙江新昌县城关南明路
联系电话	86 0575 86381197 18967562988

## 产品详情

500克摇摆式高速中药粉碎机采用超高速单相电机作为动力，能快速粉碎各种软硬药材，一般中药材只需半分钟就能粉碎成50-200目的粉末，颗粒田七粉碎成200目的细度只需一分钟，将珍珠粉碎成白面只要二分钟，既均匀又无损耗。是现代中药房（药店）不可缺少的捣药工具，代替传统的捣药臼，工作效率是手工捣药的50倍，深受用户的青睐和好评！适用于诊所、医院药房、中药加工场进行中药粉碎以及中药店、保健品销售柜台代客加工、研究所、实验室小样分析和家庭食品、保健品粉碎等，更适应田七、珍珠等加工商贩随身携带，同时适合于化工及饲料行业使用！

500克摇摆式高速中药粉碎机特点说明：1、小巧美观、重量轻、可任意移动；具有操作简便、不震动、噪音低，既省电又安全等特点，特别适合用于诊所、医院药房的中药粉碎、药店、保健品销售柜台代客加工、研究所、实验室小样分析和家庭食品粉碎等；替代传统捣药臼，工作效率可提高50倍。2、超高速电机设计，药材粉碎细度高（多数药材粉碎细度达50-300目）；粉碎范围广：三七、山慈姑、乳香、没药、阿胶、菟丝子、海马、黄芪等均能很好粉碎。3、速度快，中药的粉碎时间一般不超过3分钟，破碎时间不超过3秒钟。4、清洁卫生、工作时不扬粉尘，粉碎槽及刀片由不锈钢打造，符合许多中药的忌铁要求。5、物料基本无损耗，机器清洗容易；粉碎不同的药绝不会串色串味。6、操作简单，人员不用专门培训。7、经久耐用，经济合算。刀片为优质镍铬13不锈钢，粉碎100-200kg饮片也不用换刀。

500克摇摆式高速中药粉碎机原理: 利用粉碎刀片高速旋转撞击来实现干性物料的一般性粉碎。它由粉碎室、粉碎刀片、高速电机等组成。物料直接放入粉碎室中，旋紧粉碎室盖，开机1-3分钟便可完成粉碎。

500克摇摆式高速中药粉碎机技术参数：

产品名称：500克摇摆式高速中药粉碎机

电机功率：1300(w)

电压：220(v)

转速：25000(r/min)

重量：10.5(kg)

体积：340 × 220 × 200 ( mm )

产量：500克/次

同时赠送备用配件：刀片2付、碳刷1付、保险丝2只、毛刷1把

500克摇摆式高速中药粉碎机操作方法：

- 1、将上盖打开，装入粉碎物。
- 2、拧紧上盖，并紧固锁定螺帽。
- 3、接通电源，打开开关，开机操作，
- 4、关闭电源后，并拔掉电源插座。
- 5、打开上盖，倒出粉末。

500克摇摆式高速中药粉碎机注意事项：

- 1、粉碎物投入量勿越过粉碎碗容量1/2。
- 2、干燥物料粉碎得更细。不宜加工潮湿和油脂物品。
- 3、刚开机时，若碰到粉碎物卡住刀片，使电机不能正常运转，要立即关闭电源，防止电机损坏，清理后才能重新工作。
- 4、一般中药粉碎只需1分钟，特殊需要时间加长一些。粉碎时间不宜过长，防止细粉发热粘粉碎碗。
- 5、本机不能长时间连续工作，每次不要越过5分钟，加工数量多时，中间必须要休息，防止电机轴承过热造成电机损坏。
- 6、长时间使用，要正常检查碳刷与刀片磨损程度。视情况更换配件。
- 7、防止机器掉到地上损坏机器，应安置相对稳定的工作台。
- 8、若发现电机不能正常工作，检查线路或查看保险丝。
- 9、上盖打开时，不要开机工作。
- 10、承诺免费保修一年,终身服务。

## 一、胶囊填充机

dkt-187一体式胶囊填充机、dkt-255、dkt-400胶囊填充机（冷轧板、不锈钢机身）

## 二、胶囊填充板

k-100、k-187、k-20、k-400仿机精密胶囊填充板（00#--5#）

## 三、压粉板

k-100、k-187、k-209、k-400胶囊填充专用压粉板

## 四、胶囊抛光机

dkp-80胶囊（药品）抛光机、dkp-88胶囊（药品）抛光机

## 五、中药制丸机

hz-20台式多功能制丸机、hz-40台式多功能制丸机

## 六、压片机

tdp-1.5、tdp-5、tdp-6单冲压片机、zp-5-7-9旋转式多冲压片机、花篮式压片机

## 七、中药粉碎机

100g、200g手提式；200g、300g、400g、500g、1000g摇摆式高速中药粉碎机；lh-08a、lh-08b连续式投料粉碎机；sf系列万能粉碎机

## 八、数粒机

sp-100胶囊（药片）数粒机（数粒盘可根据客户要求订做）

## 九、v型混合机

vh-5、vh-8、vh-14小型混合机

## 十、颗粒机

yk-60b、yk-160摇摆式颗粒机

## 十一、切片机

lh-130b参茸切片机

## 十二、煎药机

zg-280、zg-288自动包装煎药机

## 十三、数粒板、数片板

5-150粒（按客户要求数目和样品形状定制）

#### 十四、胶囊（药片）装瓶器

#### 十五、空心胶囊

00#-5#各种颜色的胃溶胶囊、肠溶胶囊、植物胶囊、清真胶囊、安全胶囊（矮胖子胶囊）

#### 售后服务：

- 1、本公司商品一律实行三包；
- 2、本公司随时为客户提供胶囊填充设备、制药机械设备的零配件；
- 3、本公司所提供的空心胶囊质量保证，如果不合格包退包换；
- 4、以下情况不在售后服务之列：
  - （1）由于人为原因和未按商品说明正确使用、维护、保养等造成损坏和不能正常使用的；
  - （2）使用非我厂售出的配件而造成的损坏和不能正常使用的。

#### 付款帐号：

如果需要开具增值税发票，货款请付入公司帐号：

公司帐号：525201040097883 开户名称：新昌县德科机械有限公司 开户户：中国农业银行新昌支行

个人付款账号：（户名：朱明朝）

农业银行新昌支行：62284 80372 27215 4918

工商银行新昌支行：62220 21211 01228 4438

中国银行新昌支行：45635 16201 01883 3461

建设银行新昌支行：4213 4914 5843 0986

邮政储蓄银行新昌支行：62215 03370 00627 0479

注：汇款完成后请及时通知我们查帐，并务必发传真或短信告知付款金额、订购的产品、型号、数量、收货地址、收货人姓名和联系电话，并提供开票资料。款到后即可为您办理发货业务。

联系电话：0575-86381197

传真：0575-86011297

手机：13758502692

qq：365942232

公司网址：<http://www.86381197.com>

"供应粉碎机 中药房粉碎机 500克小型粉碎机 德科电动高速粉碎机"的是否提供加工定制为是，品牌是德科，型号为500g，适用物料是通用，应用领域为医药化工，生产能力是10-20（kg/h），主轴转速为25000（r/min），进料粒度是10（mm），电机功率为1300（KW），出料粒度是0.1（mm），外形尺寸为200\*220\*340（m），重量是10.5（kg），粉碎程度为超细磨机，物料含水量是无，原理为超声波粉碎机，最

大物料硬度是无