

磁力搅拌电热套.磁力加热搅拌器ZNCL-TS100ml

产品名称	磁力搅拌电热套.磁力加热搅拌器ZNCL-TS100ml
公司名称	上海越众仪器设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:越众 型号:zncl-t100ml
公司地址	青浦区华徐公路3029弄98号2幢-3
联系电话	15000209979 021-60410969、QQ:188658828

产品详情

zncl磁力搅拌电热套系列产品规格分为50ml---10000ml，磁力搅拌电热套分为twcl(调温磁力搅拌加热套)，zncl-ts(温度转速双数显)磁力搅拌加热套，另外推出最新磁力搅拌器系列：磁力搅拌加热板，平板磁力搅拌器，磁力搅拌加热锅，多联磁力搅拌器，可满足您不同需要！详情请登录：<http://www.yuezhongyq.com>,上海越众仪器设备有限公司欢迎你来电咨询：021-60410999 18616227849

zncl-ts100ml磁力搅拌电热套 | 新型磁力加热搅拌器 | 磁力电热套特点：

- 1.采用电热套加热，具有受热面积大、均匀、升温快的特点，最高温度380。
- 2.控温采用模糊pid控制算法，双屏数字显示，自整定功能，具有测量精度高，冲温小，单键轻触操作，内、外热电偶测温，可控硅控制输出，160-240v宽电压电源，并有断偶保护功能。
- 3.可对50-10000ml标准或非标准反应瓶进行加热搅拌。
- 4.采用交流变频调速电机，性能稳定，噪音小，寿命长，无火花产生。
- 5.外壳采用一次性形成阻燃加强pbt注塑外壳，耐高温，防腐蚀，且绝缘性能好。
- 6.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。
- 7.无极调速，低速平稳，高速强劲。

zncl-ts100ml磁力搅拌电热套 | 新型磁力加热搅拌器 | 磁力电热套参数:

电 源：~ 220 ， 50hz

调速范围：0-2000转/分,无极可调

电机功率：电机25w，dc14-24v

加热功率：130w

控温精度： ± 1 ，内、外传感器

加热温度：表面温度最高360

沸 腾：50ml水10分钟

炉 丝：cr20ni80

绝 缘 层：无碱玻璃纤维，可耐温450度

绝缘系数：相对湿度 35%时 500兆

保 温 层：独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体

搅拌容量：100ml

工作时间：连续

zncl-ts100ml磁力搅拌电热套 | 新型磁力加热搅拌器 | 磁力电热套注意事项：

- 1、为保证安全使用请务必接地线。
- 2.为延长产品的使用，所有磁力搅拌器的电机均带有风扇散热功能，故作加热实验时特别是高温加热试验时，该仪器不能单做加热使用，务将电机调至旋转或中速旋转状态（或空转），以防止电机、电器受高温辐射而损坏。如电机不能启动旋转，应及时找经销商予以维修，否则不按要求操作造成损坏或损失，不予负责。
- 3.做高温加热结束时，请先关加热，待几分钟余温散后再关搅拌。
- 4.加热部分温度较高，工作时需小心，以免烫伤。
- 5.有湿手，液体溢出，或长期置于湿度过高条件下出现的漏电现象，应及时烘干或自然晒干后再用，以免发生危险。
- 6.第一次使用时，套内有白烟和异味冒出，颜色由白色变为褐色再变成白色属于正常现象，因玻璃纤维在生产过程中含有油质及其他化合物，应放在通风处，数分钟消失后即可正常使用。
- 7.3000ml以上电热套使用时有吱-吱响声是炉丝结构不同及与可控硅调压脉冲信号有关，可放心使用。
- 8.液体溢入套内时，请迅速关闭电源，将电热套放在通风处，待干燥后方可使用，以免漏电或电器短路发生危险。
- 9.长期不用时，请将电热套放在干燥无腐蚀气体处保存。

"磁力搅拌电热套.磁力加热搅拌器ZNCL-TS100ml"的型号为ZNCL-T100mL，产品适用范围是各大专院校及科研单位，品牌为越众，电源是AC220V ~ 50Hz，工作电压为AC220（V），加工定制是是，属性为属性值，测量范围是100ml