

量热仪氧弹，发热量氧弹，大卡机氧弹，量热仪专用配件

产品名称	量热仪氧弹，发热量氧弹，大卡机氧弹，量热仪专用配件
公司名称	鹤壁市民生科技开发有限责任公司
价格	1200.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:民生 型号:量热仪配件
公司地址	中国 河南 鹤壁市 淇滨经济开发区贸易二区一号楼
联系电话	86-0392-3313798 18939292508

产品详情

量热仪配件：氧弹

技术参数：

容量：300ml

充氧压力：2.8-3.0mpa

耐压性能水压：20mpa

重量：2.5kg

外型尺寸：φ 86.2 × 181mm

氧弹弹头的拆卸方法:

- 1、拆下电极杆。2、拆下隔热板。3
- 、用两把扳手，分别套住弹头两端，逆时针拧动充氧头，将其拆下。4、取出放气阀。5
- 、用一字螺丝刀拧开密封题，可更换其密封胶圈。6、取出密封阀，可更换其密封圈。

1、充氧头 2、放气阀 3、密封圈 4、绝缘套 5、充氧体 6、氧弹盖

7、氧弹头 8、弹桶 9、电极杆 10、隔热板固定螺丝 11、遮火罩

12、点火丝 13、坩埚架 14、坩埚 15、电极杆 16、电极杆固定螺母

17、隔热板 18、弹头密封圈 19、弹头压圈 20、绝缘套

充氧头放气阀孔口处漏气:

1.密封块上密封圈占有污物或密封圈老化，清除污物或更换密封圈。2.密封阀上密封圈占有污物或密封圈老化，清除污物或更换密封圈。

氧弹盖白色绝缘套处漏气

绝缘套表面占有污物或老化破损，清除污物或更换绝缘套。

氧弹盖处漏气

弹头密封圈处沾有污物或密封圈老化，清除污物或更换密封圈。

氧弹内气体放不出

1.放气阀内顶针短，接触不到氧弹内的放气阀，可用小铁棍代替放气阀，顶住氧弹内的放气阀放气。2.氧弹密封阀上密封圈脱离位置，重新将密封圈安装好。3.氧气充不进氧弹4.充氧仪套口内密封圈老化，可往里涂上一层硅脂或更换密封圈。5.密封阀装反，重新安装密封阀。

"供应量热仪氧弹，发热量氧弹，大卡机氧弹，量热仪专用配件"的类型为氧弹量热计，型号是量热仪配件，精密度为0.001（%），品牌是民生，装箱数为1，工作电压是220（V），加工定制为是