

1835 平型乌氏粘度计 毛细管粘度计 台州市椒江玻璃仪器厂

产品名称	1835 平型乌氏粘度计 毛细管粘度计 台州市椒江玻璃仪器厂
公司名称	台州市椒江玻璃仪器厂
价格	72.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:环光 型号:1835
公司地址	浙江省台州市椒江区葭芷东岸路179号
联系电话	0576-88220800 13989601213

产品详情

1835	平型乌氏粘度计	0.35	支	1
1835	平型乌氏粘度计	0.37	支	10
1835	平型乌氏粘度计	0.38	支	1
1835	平型乌氏粘度计	0.39	支	3
1835	平型乌氏粘度计	0.47	支	1
1835	平型乌氏粘度计	0.48	支	25
1835	平型乌氏粘度计	0.49	支	2
1835	平型乌氏粘度计	0.49	支	1
1835	平型乌氏粘度计	0.5	支	11
1835	平型乌氏粘度计	0.55	支	21
1835	平型乌氏粘度计	0.705	支	2
1835	平型乌氏粘度计	0.75	支	7
1835	平型乌氏粘度计	0.77	支	4
1835	平型乌氏粘度计	0.8	支	55
1835	平型乌氏粘度计	0.85	支	2
1835	平型乌氏粘度计	1	支	10
1835	平型乌氏粘度计	1.07	支	19
1835	平型乌氏粘度计	1.09	支	2
1835	平型乌氏粘度计	1.3	支	10
1835	平型乌氏粘度计	1.48	支	1
1835	平型乌氏粘度计	1.5	支	2

1835	平型乌氏粘度计	1.8	支	5
1835	平型乌氏粘度计	2	支	9
1835	平型乌氏粘度计	0.3-0.4	支	85
1835	平型乌氏粘度计	0.38-0.42	支	3
1835	平型乌氏粘度计	0.4-0.5	支	83
1835	平型乌氏粘度计	0.48-0.5	支	1
1835	平型乌氏粘度计	0.5-0.6	支	154
1835	平型乌氏粘度计	0.58-0.62	支	1
1835	平型乌氏粘度计	0.6-0.7	支	40
1835	平型乌氏粘度计	0.7-0.8	支	153
1835	平型乌氏粘度计	0.8-0.9	支	61
1835	平型乌氏粘度计	0.9-1.0	支	60
1835	平型乌氏粘度计	1.0-1.1	支	71
1835	平型乌氏粘度计	1.1-1.2	支	86
1835	平型乌氏粘度计	1.17-1.2	支	1

编号	产品名称	单位	规格	单价
1835	1835/平型乌氏粘度计	支	0.3-0.4	72.00
1835	1835/平型乌氏粘度计	支	0.4-0.5	72.00
1835	1835/平型乌氏粘度计	支	0.5-0.6	72.00
1835	1835/平型乌氏粘度计	支	0.6-0.7	72.00
1835	1835/平型乌氏粘度计	支	0.7-0.8	72.00
1835	1835/平型乌氏粘度计	支	0.8-0.9	72.00
1835	1835/平型乌氏粘度计	支	0.9-1.0	72.00
1835	1835/平型乌氏粘度计	支	1.0-1.1	72.00
1835	1835/平型乌氏粘度计	支	1.1-1.2	72.00
1835	1835/平型乌氏粘度计	支	5.0-5.5	80.00

工作毛细管粘度计使用说明：

毛细管粘度计按结构、形状可分为乌氏、芬氏、平氏、逆流四种。它们测定的样品粘度是运动粘度。已广泛地运用在石油、化工、轻工、机电、国防、交通、煤碳、冶金医药、食品、造纸、纺织、科研、高等院校等单位。正确使用毛细管粘度计，对确保产品质量和科研数据的准确是很重要的。

一、洗涤与烘干：

使用前必需将粘度计洗净，一般先用能溶解粘度计内残留物的溶剂反复洗涤，再用酒精或汽油洗，然后用发烟硫酸洗或重铬钾洗液浸2-3小时，最后用自来水冲洗，蒸馏水冲一下，放烘箱，升温至150 左右即可，或在自然温度下倒置数天，蒸干为止。

二、装油：（除乌氏直接从精管子倒入外）

用带有小嘴的橡皮球（洗耳球）或注射器连结精管子上小玻璃管，左手拿着粘度计，并用食指堵住粗管子口，将粘度计倒过来，把有毛细管的长玻璃管伸入样品内，拉动注射器，把样品吸到第二个圈线（使液面与圈线相切），然后竖起来即可。逆流装好后，用夹子夹紧乳胶管，套在吸样品的管子上。

三、恒温及调垂直：

把装好样品的粘度计放到恒温槽架子上（夹子上），把毛细管左、右、前、后调垂直，在测定温度下恒温10分钟，开始测定，记下第一到第二圈间流出时间，一般进行三次（去掉不正常数）取平均数。

简介

台州市椒江玻璃仪器厂是专业生产石油玻璃毛细管粘度计、标准磨口玻璃仪器、化工通用设备、玻璃管道、玻璃仪器设备的厂家,为企业定点加工特制玻璃仪器产品。

本厂凭着雄厚的技术力量，所生产的各种标准磨口仪器，全部为17料与95料。我厂生产的标准磨口玻璃仪器，所有磨口与磨塞，均采用国际通用的1/10锥度。凡属同类型规格的接口均可任意互换，由于口塞的标准化、通用化可按需要选取配和级装各种形式的配套仪器。各种规格的标准接口玻璃仪器，均经过严格的技术检验。

产品广泛应用于：大专院校，科研院所，工矿企业，高新企业，各检测站，医疗卫生单位等等。在台州是一家规模大、产品齐的仪器公司。能使试验室成套仪器设备配套齐全的一体化企业。还具备一支调试、安装、维修、技术咨询的一条龙服务的技术专业组。

“质量为本、诚挚守信、顾客至上、持续发展”——这是本公司的经营的宗旨，愿意为用户提供一切方便。热忱欢迎各界人士光临指导。

一、发货要求：

1、小件货物：我厂均采用泡沫+纸盒包装，采用快递（韵达快递、中通快递、顺丰速递）运输方式，订购产品超过1000元以上，我厂均承担快递费用。

2、大件货物：我厂均采用泡沫+纸箱+木框装订，由物流公司托运，需客户自提。订购产品超过1000元以上，我厂均承担物流费用。

二、收货要求：因是玻璃制品，难免运输过程当中会有破损，所以客户待收到所定产品时，请当场验收，待完好后，再让送货人员离开。签收确认以后，如有破损，我厂均不承担赔付责任，还请谅解。

三、耐高温高压玻璃管500mm以内，100元起发货，500mm以上，200元起发货，订木箱费用需20-100元。

四、玻璃制品包装精细，快递或者货运路途中损坏，均属本厂承担赔付，请广大客户放心购买。

台州市椒江玻璃仪器厂 联系人：王冬 13989601213

电话：0576-88220800 传真：0576-88227800

地址：浙江省台州市椒江区葭芷东岸路179号

邮箱：tzblyq@163.com ningmeng816@126.com

淘宝网址：http://shop60262147.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z0e.1.0.97&mytmenu=mdianpu&utkn=g,nzuw4z3nmvxgoobrgy1345081334489&user_number_id=356775572&scm=1028.1.1.20001

慧聪网址：<http://tzblyq.b2b.hc360.com>

企业网址：www.tzblyq.com

个人打款资料

户名：王冬 农行帐号:6228480361712996418

开户行：中国农业银行台州市分行椒江支行枫山分理处

企业打款资料

名称：台州市椒江玻璃仪器厂

帐号：1207011109045003480 开户行：椒江工行

"1835 平型乌氏粘度计 毛细管粘度计 台州市椒江玻璃仪器厂"的类型为乌氏粘度计，型号是1835，准确度为1，品牌是环光，装箱数为20支/箱，加工定制是是，测量范围为0.3-8000 (MPa . s)