F550平行光管(全套)5W平行光管

产品名称	F550平行光管(全套)5W平行光管
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:平行光管 型号:f550,5w
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

价格需来电咨询。

f550平行光管--5w

用途:

平行光管是通过它取得来自无限远的光束,此光束谓之平行光。是装校调整光学仪器的重要工具,也是 光学量度仪器中的重要组成部分,配用不同的分划板,连同测微目镜头,或显微镜系统,则可以测定透 镜组的焦距,鉴别率,及其他成像质量。将附配的调整式平面反光镜固定于被检运动直线的工件上,用 附配于光管的高斯自准目镜头,通过光管上的高斯目镜观察,可以进行运动工件的直线性检验。

技术参数1、平行光管 焦距(名义值):550mm 口径:55 mm

相对孔径:1:102、高斯目镜 焦距:44mm 放大倍数:

5.7倍3、仪器外形尺寸:680*150*135mm4、重量:7.5

5w平行管产品使用说明书

1 用途:5w平行光管是一种能产生平行光束的仪器,是装校调整光学仪器的重要工具之一,也是光学量度的重要仪器。当配用不同的分划板和测微目镜时,可用来测量透镜或透镜组的焦距、分辨率等。

2、结构:实验中使用的cpg550型平行光管,其光学系统相当于一个具有高斯目镜结构的测量望远镜。其

结构见图2.3.11。由光源发出的光束经分光板5反射,照亮分划板7。分划板处于物镜的焦平面上,因而由分划板上每一点发出的光经过平行光管物镜后,形成一束平行光。为了准确调整分划板的位置,在平行光管上附有高斯目镜和调整用的平面反射镜。550型平行光管物镜的焦距=550mm,口径55mm,相对孔径/=1/10,高斯目镜焦距=44mm,放大倍数5.7。

十字分划板见图2.3.12(a),用来调整平行光管。

分辨率板见图2.3.12 (b),分2号和3号两种,每块板上有25个图案单元。对2号板,从第1单元到第25单元,每个图案单元中平行条纹的宽度由20 um递减到5um;而3号板,则由40 um递减到10um。

星点板见图2.3.12 (c),星点直径为0.05mm,通过被检验的光学系统后,得到该星点的衍射花样,根据花样的形状可以定性检查系统成像质量的好坏。 玻罗板见图2.3.12(d),在玻璃基板上用真空镀膜的方法镀有五对刻线,各线对的间距分别为1.000mm、2.000mm、4.000mm、10.000mm和20.000mm。将玻罗板与测微目镜配合,可用来测定透镜的焦距和玻璃基板的平行度。

3、调节方法:为了使平行光管的出射光束严格平行,以提高测量的精度,必须在使用平行光管前,对平行光管进行两方面的调节:(1)用自准法,使分划板严格处于物镜的焦平面上;(2)使十字分划板中心与平行光管光轴重合。

具体调节步骤如下:

按图2.3.11安装平行光管,分划板座上放十字分划板。

调节目镜,使目镜中能清楚地看到十字分划板。

调节平面反射镜,使由平行光管射出的光束经平面镜反射后返回平行光管,在目镜中看到反射光斑和十字线的反射像。

细心调节分划板座前后位置,使目镜中同时能清楚看到十字线和它的像,并且没有视差,这时分划板 已基本调节在物镜的焦平面上。

调节平面反射镜的垂直和水平调节螺旋,使分划板十字线与它的像重合。 松开平行光管座上的止动螺旋,将平行光管绕其光轴转过180°,如发现分划板十字线的物像不再重合,说明分划板十字线中心还没有与平行光管光轴重合。此时应分别调节平面反射镜及分划板座调节螺旋,两者各调节一半,使分划板十字线物像重合。

重复上述步骤,反复调节,直到转动平行光管时,十字线物像始终重合。至此,平行光管调节完毕

仪器装箱件1、平行光管: 1台2、物镜罩: 1只3、木箱: 2只4、星点板: 1板5、2号鉴别率板:

1块6、3号鉴别率板: 1块7、玻罗板: 1板8、高斯自准目镜:

1块9、高整平面反光镜:1块10、灯泡2.1w/6v2只(备泡1只选购)

"F550平行光管(全套)5W平行光管"的型号为F550,5W,品牌是平行光管,种类为配件组件,加工定制是否