

## 超净工作台 单人单面/双人双面工作台 苏净 (包邮)偏远地区 除外

产品名称	超净工作台 单人单面/双人双面工作台 苏净 (包邮)偏远地区 除外
公司名称	郑州博科仪器设备有限公司
价格	720.00/件
规格参数	品牌:苏州净化 型号:sw-cj-2fdhs-840u 材质:不锈钢
公司地址	郑州高新技术产业开发区莲花街316号9幢4层405室
联系电话	18037306062 15333715722

## 产品详情

### 产品介绍：

空气经顶/后部的出效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱，经高效空气过滤器在侧部均匀吹出，形成高洁度的水平/垂直空气幕，去除工作区域内的原自然空气，开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机双速调节风量大小，轻触型开关调节电压，保证工作区内的风速始终处于理想状态。

### 结构特点：

箱体采用进口中纤板材紧密结合，保证长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，方便耐用。

### 安装使用：

本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内，（最好置于十万等级或三十万等级的初级净化间），插上电源，按控制面板上的所示功能开启即可，在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理，去除表面积尘，开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。

### 产品维护：

1、根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器框拆下用清水冲洗，清洗周期一般为3-6个月。（若长期不洗，积尘将影响进风量不足而降低洁净效果。）

2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后，仍不能达到理想的截面风速时，则应调节风机的工作电压（旋动旋钮），从而达到理想的均匀风速（新工作台使用时，将调节风速旋钮从左向右，从低速向高速缓慢调节，型工作台不应调至最高风速）。

3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至最高点时，仍不能达到理想之风速时，则说明高效空气过滤器积尘过多（滤料上滤孔已基本被堵，要及时更新），一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。

4、更换高效空气过滤器时，应注意型号规格尺寸的正确（原生产厂家配置），接箭头风向装置，并注意过滤器的周边密封，绝对无渗漏现象发生。

一般故障原因及排除方法：

a:故障现象：总电源开关合不上，自动跳闸；

原因：风机卡死导致电动机堵转，或者线路有短路。

排除方法：

1、调整风机轴位置，或者更换叶轮和轴承，检查线路是否完好。

2、对照电路图，逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻，修复绝缘故障部位。

b：故障现象：风速低

原因： 1、初效过滤器积尘过多。2、高效过滤器失效。

排除方法：1、清洗初效过滤器。2、更换高效过滤器。

c：故障现象：风机不转

原因： 1、接触器不工作。2、风机电源熔芯已熔断。

排除方法： 1、检查接触器线路是否正常。2、更换熔芯。

d：故障现象：荧光灯不亮

原因： 1、灯管或续电器损坏。2、灯管电源熔丝已熔断。

排除方法： 1、更换灯管或继电器。2、更换熔芯。

"超净工作台 单人单面/双人双面工作台 苏净（包邮）偏远地区 除外"的材质为不锈钢，是否库存是否，类型为工作台，型号是SW-CJ-2FDHS-840U，规格为500\*600\*500，是否标准件是是，适用范围为电子，国防，精密仪器，仪表，制药，品牌是苏州净化，工作台类型为超净工作台，样品或现货是现货，外形尺寸为650\*650\*950（mm），是否批发是否