

无转子硫化仪 大中仪器

产品名称	无转子硫化仪 大中仪器
公司名称	东莞市大中仪器有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:大中仪器 型号:dz-321
公司地址	中国 广东 东莞市 万江区新和管理区新华南路62号
联系电话	86-076923030558 13543703518

产品详情

无转子硫化仪 的详细介绍

主要功能及特点

- 1、 dztsb-无转子硫化仪与众不同的优良功能是除提供一条常规硫化曲线外，再提供一条与之相关的硫化速度曲线。相临两点扭矩增加值与最大最小扭矩差值之比，它是个相对值，它反应了硫化速度，同时提供最大硫化速度值和所达时间。
- 2、 比较测试，在同一界面上可以做任意次硫化实验测试，对画出的多条硫化曲线能进行相对比较，找出最佳实验数据。仪器实验测试过程中可以修改测量时间。假如有一胶料估计20分钟硫化完成，到现10分处就已经硫化完成，没有必要再往下做了，只要对实验曲线图即显示器右下方“修改测量时间”下的20分改为10分，按“送如”，实验立即停止在10分上，画出完整硫化曲线。如果实验做到18分，19分钟要结束时硫化曲线仍在往上升，硫化还未完成，实验必须再往下做。可修改测量时间为25分或更多，让实验继续做，直到硫化完成为止。这一功能无疑大大方便了用户，节约了宝贵时间和胶料。
- 3、 dztsb-无转子硫化仪一个与众不同特点是除单独重画一根硫化曲线图外还可在一张图上画一至5根相同参数或不同参数的曲线，图1，图上左边是曲线，右边是每根曲线的参数。所谓相同参数既同一胶料同一测量时间几乎相同的5根图线画在一张图上比较，以便找出找出最佳硫化时间。所谓不同参数即完全不同的胶料，硫化曲线形状，测量时间都不相同，如3分钟和5小时测量时间的曲线，把它们画在一张图上以便进行胶料之间的相互比较。这一功能与数据检索功能配合使用将极大提升最佳参数的选择精度和效率。
- 4、 仪器测量时，扭矩自动定量程，测量完成后，软件将根据测量数值大小按0—5n.m,0—10n.m ,0-20n.m再自动标度一次，使曲线更美观。

5、仪器可对测量时间，量程，控制温度，数据库，精度校正，数据检索，曲线数据打印等在显示器上作简单的设定，只动动鼠标即可完成。“测量”一键可完成“合模”，“加扭矩”，“测量”多个动作，操作快捷方式。人机介面相当人性化，图形色彩艳丽，但不刺激眼睛。

满足标准：

符合gb/t16584《橡胶-用无转子硫化仪测定特性硫化》?iso6502:1991及astmd5289-95

技术参数：

型号：dztsb-无转子硫化仪

执行标准：gb/t16584 iso6502

控制范围：室温--200

最小显示：0.01

升温速度：15 /min

扭矩量程：0--20nm

扭矩最小读数：0.001nm

摆动角数：±0.5 ， ±1 ， ±2

摆动角度：100r/min(1.66hz)

"无转子硫化仪"的加工定制为是，品牌是大中仪器，型号为DZ-321