

# 联合制样机组

产品名称	联合制样机组
公司名称	绍兴市盛科仪器制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:绍兴市盛科仪器制造
公司地址	绍兴市越城区孙端镇
联系电话	057582048305 13575529811

## 产品详情

### SKKS300矿石联合制样机

#### 一、产品介绍

本产品是严格按照GB/T2007《散装矿产品取样、制样通则》、GB/T2011《散装锰矿石取样、制样方法》及GB/T 4010《铁合金化学分析用试样的采取和制备》等标准的相关要求，研制开发的多级破碎多级缩分联合制样装置，能连续对铁合金散状物料进行快速给料、破碎、混样、缩分，最终得到水分样、分析样和存查样等。可广泛应用于钢铁冶金、煤炭电力、化工建材、第三方检测等行业的样品制备。

#### 二、主要特点：

- 1、整机采用PLC控制，触摸屏操作，方便直观。
- 2、全密封设计，无粉尘污染，符合环保要求。
- 3、皮带输送机自动上料，均匀给料，有效防堵。
- 4、一级破碎工作腔碳钢制造，耐磨耐用，有效防止样品污染和过热。
- 5、二级双辊破碎优化设计，确保3mm过筛率不小于98%。
- 6、制样效率高，连续快速完成送料、破碎、混样、缩分、不损失料样水分。
- 7、采用经典缩分形式的缩分器串联，从而达到大缩分比的要求。缩分比可灵活调节，并有明显标志。
- 8、缩分器为304不锈钢材质，水分含量大的煤样也不堵塞。
- 9、设有多个开启窗口，方便日常清扫、维护、检修。

10、运转平稳，噪音低，安装方便。

11、一切传动部件均有防护设施，符合安全生产要求。

12、皮带输送机输送弃样到指定地点。

### 三、联合制样机组工作流程：

本产品可将采样取得的样料直接放入机器的料斗内，自动进行二次破碎二次缩分。（一次破碎出料粒度为13mm或6mm可调，缩分比为1/2；1/4；1/8；1/16mm可调）取得的样料：一部份可作全水分分析，另一部份进入二次破碎缩分（出料粒度为3mm或1mm，缩分比为1/2）取得的样料可作为分析样和存查样。对水分含量大的物料制样效果同样出色。

### 四、主要技术参数：

\* 一级破碎入料粒径： 100mm

\* 一级破碎出料粒径： 6mm-13mm(可调)

\* 一级破碎缩分比： 1:2；1:4；1:8；1:16(可调)

\* 一级处理量： 500-1200kg/h

\* 二级破碎出料粒径： 1-3mm(可调)

\* 二级破碎缩分比： 1:2

\* 主电机功率： 15kw

\* 电 源： 380V

\* 整机重量： 1400kg

\* 外形尺寸（长×宽×高）：3100×1100×1900mm