

盛威利牌数显测速电动搅拌器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 盛威利牌数显测速电动搅拌器 |
| 公司名称 | 金坛市盛威实验仪器厂 |
| 价格 | 880.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 功率输出:60/80/100 (w) 净重:10 (kg) |
| 公司地址 | 江苏 常州 尧塘镇水北圣堂稻板田8号 |
| 联系电话 | 86-051982555509 13815006221 |

产品详情

| 产品信息 - - >>jj-1数显恒速电动搅拌器 |
|--|
| <p style="text-align: center;">一、产品简介：</p> <p>jj-1数显恒速电动搅拌器是在本公司研制生产的大功率电动搅拌器基础上改进而成，设有机械定时，搅拌棒选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能，操作简便，运转平稳，无级调速，小而强有力的马达能在较广的速度范围内对高黏度的液体溶液进行精密稳定的搅拌，特别适合大体积的样品，是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。</p> <p style="text-align: center;">二、jj-1数显恒速电动搅拌器技术指标：</p> <p>1、电机功率：25w 40w 60w 100w 160w 200w</p> <p>2、调速范围：起动-3000r/min</p> <p>3、定时范围：0-120min（或常开）</p> <p>4、电流：交流220v 50hz</p> <p style="text-align: center;">三、使用维护：</p> <p>1、正确放置装液试瓶（或其他器皿）。</p> <p>2、调整、校准搅拌棒在溶液中的工作深度，并装夹。</p> <p>3、接通外电源，合上电源开关，指示灯亮。</p> |

4、选择定时，将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。

5、调节调速旋钮，升至所需转速。

6、工作完毕，将调速旋钮置于最小位置，定时器置“零”，关电源开关，切断电源。

7、将搅拌棒擦拭干净，其上不允许有水滴、污物残留。性能电源电压:单相交流 50hz 220v 电机功率 40w 60w 90w 100w.150w.200w.300w无级调速0-3000 工作时间 定时或连续定时范围 0-120min

| 型号 | 品名 | 电机功率 | 定时范围 | 转速 | 速度数显 | 重量 |
|-------|---------------|-----------|----------|-----------|------|------|
| jj-1. | 数显直流恒速 搅拌器 | 100w、300w | 0-120min | 0-2500rpm | 有 | 12kg |

| 序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数 |
|----|----------|-----------|-------------------------|
| 1 | 78 - 1 | 磁力加热搅拌器 | 最大：1000ml、加热：200w |
| 2 | 78hw - 1 | 恒温磁力搅拌器 | 室温 - 100 、0 - 2400转/分 |
| 3 | 79 - 1 | 磁力加热搅拌器 | 最大：1000ml、加热：300w |
| 4 | 79 - 2 | 双向磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：300w |
| 5 | 85 - 2 | 数显恒温磁力搅拌器 | 最大：1000ml、控温 - 100 |
| 6 | hj - 3 | 恒温磁力搅拌器 | 最大:1000ml、控温-100 数显 |
| 7 | hj - 5 | 多功能搅拌器 | 最大:1000ml,控温-100 磁力,电动 |
| 8 | hj - 2 | 双头磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：2 × 100w |
| 9 | hj - 4 | 四连磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：4 × 200w |
| 10 | hj - 6 | 六连磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：6 × 200w |
| 11 | hj - 6b | 多头控温磁力搅拌器 | 0-1600rpm,6头、控温至100 |
| 12 | dj - 1 | 大功率磁力搅拌器 | 可达：10000ml、尺寸：300 × 300 |
| 13 | dx - ii | 大功率磁力搅拌器 | 可搅拌强粘度液体30公斤 |

| | | | | |
|----|---------|----------------|----------------------------|--|
| 14 | df - ii | 集热式磁力搅拌器 | 常温 - 300 、 起动 - 3000转/分 | |
| 15 | jj - 1 | 电动搅拌器 (25w) | 3000转/分、 定时120分 | |
| 16 | jj - 1 | 电动搅拌器 (40w) | 3000转/分、 定时120分 | |
| 17 | jj - 1 | 电动搅拌器 (60w) | 3000转/分、 定时120分 | |
| 18 | jj - 1 | 电动搅拌器 (100w) | 3000转/分、 定时120分 | |
| 19 | jj - 1 | 电动搅拌器 (160w) | 3000转/分、 定时120分 | |
| 20 | jj - 1 | 电动搅拌器 (200w) | 3000转/分、 定时120分 | |
| 21 | jj - 4 | 六连电动搅拌器 | 140w、 0 - 2000转/分、 6 × 30w | |

"供应盛威利牌数显测速电动搅拌器"的型号为JJ-1，净重是10（kg），用途为大中院校、科研单位、化工等实验室、搅拌各种液相化学反应，品牌是盛威利，加工定制为是，功率输出是60/80/100（w）