

科杰牌HH-6数显恒温水浴锅

产品名称	科杰牌HH-6数显恒温水浴锅
公司名称	金坛市科杰仪器厂
价格	500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:科杰 型号:hh-6
公司地址	金坛市河头镇繁花街36号
联系电话	86-051988039938 13861104638

产品详情

hh-6数显恒温水浴锅的详细资料：

一、产品简介：恒温水浴锅广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其它温度试验，是生物、遗传、水产、环保、医药、卫生学科、生化实验室、教育科研的必备工具。其主要特点：工作室水箱选用不锈钢材料，有优越的抗腐蚀性能。温控精确，数字显示，自动控温。为确保精度，也可根据客户需要增加磁力调速搅拌，提高均匀度。

技术指标	hh-2	hh-4	hh-6	hh-8
温度范围	室温 ~ 99.9			
温度误差	精度 ± 0.5			
功率 (kw)	0.3	0.6	0.8	1.2
容积 (mm)	150 × 150 × 120	300 × 160 × 120	300 × 300 × 120	460 × 300 × 120

二、使用维护：

3-1：向工作室水箱注入不少于2/3的净水，放置容器，然后接通电源。

3-2：面板说明

a.数码显示

显示测量设定温度及参数

b.指示灯

设定 (sl) : 仪表设定温度及参数时亮 (绿)

输出 (ol) : 加热时亮 (红) , 在比例控制 范围内闪烁

c.按键

设定 ; 设定键用于选定要调整参数

上调 : 上调参数 下调 : 下调参数

3-3 : 通电后先闪烁显示dfs , 后显示日 , 以检测数码管笔画是否有缺。

3-4 : 第一次按设定键 , 指示灯sl亮 , 进入温度设定状态 , 按上调键 , 向上调0.5 , 按下调键 , 下调0.1 。

3-5 : 第二次按设定键 , 首位显示d , 进入设定提前控制温度值 , 可在0-5 调整。(例如 : 设定温度为50 , 如果冲温0.5 , 为防止冲温将d调为0.5 , 这样加热到49.5 就断开加热 ; 又如设定温度为90 , 如果超温1度 , 就将d调为1 , 最后加温到89 就断开)。

3-6 : 第三次按设定键 , 首位显示c或— , 进入温度偏差调整 , 可在-9.8— (+9.9) 调整。(例如 : 当显示温度比实际温度小0.5 , 将c调至+0.5 , 这样就实际与显示一致 ; 当显示温度比实际温度大0.5 , 将c调至-0.5 , 这样就实际与显示一致)。

3-7 : 第四次按设定键可恢复到测量状态 , 如有设定值即自动控制 , 在设定值设定结束 , 如不按设定键回到测量状态 , 控温表5秒后自动跳回并工作。

3-8 : 长按设定键5-8秒 , 可自动复位设定温度值恢复为00.0 , 首次设定温度前 , 如设定温度值不正常 , 应先复位后使用。

3-9 : 如果是高精度的控温 , 3-5与3-6不需要操作;另外再按设置键一次 , 上排显示-d , 说明进入设定最低加热功率系数 , 开机自动为3 , 可在1-8调整。(建议在半封闭状态设置成7-8左右 ; 全封闭状态为1-2左右)

3-10 : 工作完毕 , 按设置键5-8秒左右 , 控温系统会自动复位 , 设定温度恢复为00.0 关闭加热电源。(如果工作完毕 , 不长按设置键复位 , 直接关闭电源 , 那重新开启后控温系统将记录原先的设置) 。

3-11 : 若水浴锅较长时间不使用 , 应将工作室水箱中的水排除 , 用软布擦净并晾干。

注 : 禁止在水浴锅无水状态下使用加热器

"供应科杰牌HH-6数显恒温水浴锅"的温度均匀度为 ± 0.2 (%) , 温度范围是室温 ~ 100 () , 加工定制为是 , 温度波动度是 ± 0.2 () , 型号为HH-6 , 工作室尺寸是450 × 300 × 130 (mm) , 适用范围为恒温水浴锅广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、药品和生物制品 , 也可用于水浴恒温加热和其它温度试 , 品牌是科杰 , 控温方式为微电脑PID