

BS-2F数显振荡培养箱 质量优越 保修一年 温州三和

产品名称	BS-2F数显振荡培养箱 质量优越 保修一年 温州三和
公司名称	温州三和量具仪器有限公司
价格	7777.00/台
规格参数	类型:振荡培养箱 品牌:金坛 型号:bs-2f
公司地址	浙江省温州乐清柳市柳黄路419号2F
联系电话	15606678739 15990668540

产品详情

简单介绍

bs-2f数显振荡培养箱是一种培养、制备生物样品的生化仪器，是植物、生物、微生物、生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门不可缺少的实验室设备。仪器为柜式，利于观察，在连续往复振荡工作中平稳可靠。

bs-2f数显振荡培养箱的详细介绍

bs-2f数显振荡培养箱的详细资料：

产品介绍

数显振荡培养箱是一种培养、制备生物样品的生化仪器，是植物、生物、微生物、生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门不可缺少的实验室设备。仪器为柜式，利于观察，在连续往复振荡工作中平稳可靠。其主要特点：

专用试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养、制备。

具有专业制冷功能，压缩机采用进口原装，制冷效果好。

内腔采用特殊防腐材料制作，具有较强的抗腐蚀能力。

温度采用双向控温，直观易于操作。

振荡采用多功能循环时间控制。

技术指标

型号	bs-1e	bs-2f
装瓶量	250ml × 12	2 × bs1e
制冷功率	226w	480w
转速范围	起动~250r/min	起动~250r/min
振荡幅度	20mm	20mm
定时范围	循环控制	循环控制
温控范围	5~50	5~50
制冷剂	134a	134a
加热功率	300w	300w
温度波动	± 1	± 1
电 源	ac220v50hz	ac220v50hz

使用安全须知

- 1、阅读全部使用说明书。
- 2、用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数并有良好的接地措施。
- 3、更换保险丝时，应将插头从插座中拔出。
- 4、电线或电气设备故障后，应有专业人士修理。使用生产厂家未推荐的附件，会造成一定的质量问题。
- 5、在有儿童的环境中使用，应严密注意。
- 6、在使用过程中，严禁将手指伸入上下运动的间隙中。
- 7、整机严禁在阳光直射的环境中使用。
- 8、培养箱在使用制冷时，环境温度应低于32℃，环境温度在25℃以上使用制冷时，开门次数应尽量减小。
- 9、加热物体应先在环境温度下冷却后，再放入机器内，严禁将加热物体直接放入制冷培养箱中，以防产生危险。
- 10、擦洗机器时，应先拔掉电源。

控温，定时参照温控使用说明

使用说明

- 1、转速范围内中速使用，可延长仪器的使用寿命。
- 2、仪器应放置在较牢固的工作台上，环境应清洁整齐，通风良好。

- 3、在工作台上放置物品时，各试瓶之间应保持适量的间隔，以利于冷、热空气对流循环。
- 4、采用大玻璃门更好的观察到振荡容器内变化，如不需要透明度，可用黑纸用透明胶带粘上。
- 5、看好振荡器，调到你所需要的速度，a型为有数字显示速度。
- 6、观察工作内腔，打开照明开关。

维护保养

- 1、正确地使用和注意仪器的保养，使其处于良好的工作状态，可延长仪器的使用寿命。
- 2、仪器在连续工作期间，每三个月应做一次定期检查；检查保险丝，控制组件及紧固螺钉，及是否有水滴，污物等落入电机和控制元件上。
- 3、传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂（1号钙-纳基），仪器在连续工作期间，每六个月应加注一次润滑脂，填充量约占轴承空间的1/3。
- 4、仪器经常期使用，自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后，若发现电机、压缩机有不正常的噪音；传动部分轴承磨损，皮带松动或出现裂纹，电控元件失效等故障，本企业将继续提供优质服务，予以协助处理。
- 5、压缩机应避免连续起动。

注意：本仪器在购买一年内免费修理（人为故障，灯、玻璃设备，加热部分除外），一年后出现故障，本企业继续提供优质服务，酌收成本费。

"BS-2F数显振荡培养箱 质量优越 厂家直销 保修一年 温州三和"的品牌为金坛，型号是BS-2F，工作室尺寸为BS-2F数显振荡培养箱（mm），温度范围是5~50（ ），温度波动度为 ± 1 （ ），温度均匀度是 ± 1 （%），光照度为 ± 1 （lx），类型是振荡培养箱（ ）