

恒温培养箱303A-3 恒温培养箱

产品名称	恒温培养箱303A-3 恒温培养箱
公司名称	杭州萧山永发电器有限公司沪南实验仪器厂
价格	1400.00/台
规格参数	类型:恒温培养箱 品牌:培养箱 型号:303a-3
公司地址	萧山区瓜沥镇官一村
联系电话	0571-82503223 15268802865

产品详情

该培养箱可供细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验等用，该培养箱内外胆均采用薄钢板焊接成，其隔层中用高级玻璃纤维棉作保温材料，箱壳喷涂烘漆，内胆喷涂耐温银粉漆，工作室装有二道门密封，内门系玻璃门，便于观察，外门为薄钢板焊接而成，门边粘贴毛毡，防止热气散发。

一用途

该培养箱按gb4998~85标准制造。该箱供细菌培养、育种、发酵及其它恒温试验等用。

二结构

该箱外壳内胆均采用薄钢板焊接而成，其隔层中用高级玻璃纤维棉作保温材料。箱壳喷于汽车喷漆，内胆涂于耐温银粉漆,另件都经过电镀处理，光亮美观。

该箱工作室装有二道门密封，内门系玻璃门，便于观察，外门为薄钢板焊接而成，门边粘贴毛毡，防止热气散发。电器部分安装于箱子左侧，检修方便。

三.使用

温度控制采用温控仪控制，303型和303b型可将温控仪拨盘直接调整于设定点即可工作。303a型可将仪表面板上的温度设定数字按到符合所需的温度数字即可工作，温控仪指示灯绿灯表示加热器在工作，红灯表示加热停止，红绿交替明灭表示恒温状态。

四.注意事项和维修

(1)此箱工作电压为交流220伏50周，插座安装时须将其中粗脚有效接地。

(2)该箱在投入工作时，箱内之物品不宜放置过挤，从而使空气畅通。物品受热均匀，并应变将顶部之风顶启开些。

(3)如发生故障时，应变先切断电源，对照接线图进行检修。电热部份安装在内胆下面。如用万用电表测出电热部分损坏，可拆下内胆底板，调上同规格的电热丝（详见规格表）。如控制部分有故障，应检查控温仪表是否损坏，再对照线路进行检查。

五.规格表

型号	工作室尺寸mm			额定功率w	电压v	温度波动	调温范围(室温+3起至)
	宽	深	高				
303-0	250	250	250	100 ± 5%	220	1	60
303a-0							
303b-0							
303-1	300	300	360	200 ± 5%	220	1	60
303a-1							
303b-1							
303-2	360	360	420	300 ± 5%	220	1	60
303a-2							
303b-2							
303-3	420	420	500	400 ± 5%	220	1	60
303a-3							
303b-3							
303-4	500	500	600	600 ± 5%	220	1	60
303a-4							
303b-4							
303-5	600	600	710	700 ± 5%	220	1	60
303a-5							
303b-5							

"批发供应恒温培养箱303A-3"的类型为恒温培养箱，品牌是培养箱，型号为303A-3，温度范围是10-300（ ），工作室尺寸为500X600X750（ mm ）