

# 盛威利牌双组振荡培养箱 振荡培养箱

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 盛威利牌双组振荡培养箱 振荡培养箱               |
| 公司名称 | 金坛市盛威实验仪器厂                      |
| 价格   | 10800.00/台                      |
| 规格参数 | 类型:振荡培养箱<br>品牌:盛威利<br>型号:bs-2f型 |
| 公司地址 | 江苏 常州 尧塘镇水北圣堂稻板田8号              |
| 联系电话 | 86-051982555509 13815006221     |

## 产品详情

|  |  |
|--|--|
| bs - 1e、bs - 2f振荡培养箱   |  |
| 详细说明   |  |
| <p>bs - 1e、bs - 2f型振荡培养箱产品简介:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 箱体的隔热材料采用聚胺酯现场发泡的泡沫塑料,对外来冷(热)源有较强的抗干扰能力.</li><li>2. 工作腔内设有风道,温度分布均匀.</li><li>3. 内壁采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好.</li><li>4. 加热系统在环境为-5 时能升温至50 .</li><li>5. 制冷系统在环境温度为32 时能降至5 .</li><li>6. 万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备.</li></ol> |  |

7. 无级调速,操作安全.

8. 温控精确,led数字显示.

二技术指标 :

|       | bs-1e  | bs-2f  |
|-------|--|--|
| 容积    | 160l   | 330l   |
| 温控范围  | 5-50   | 5-50   |
| 温控精度  | +1   | +1   |
| 振荡速度  | 启动-300r/min  | 启动-300r/min  |
| 振幅    | 20mm (回旋)  | 20mm (回旋)  |
| 振荡组数  | 1组   | 2组   |
| 装瓶量   | 试管 $\phi 6 \times 200$<br>100ml $\times 30$<br>200ml $\times 20$ | 试管 : $\phi 16 \times 200 \times 2$<br>100ml $\times 30 \times 2$<br>200ml $\times 20 \times 2$ |
| 加热功率  | 300w   | 400w   |
| 压缩机功率 | 130w   | 180w   |
| 电源    | 交流220v 50hz  | 交流220v 50hz  |

三 使用说明 : 1. 仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,干燥通风。2. 仪器使用前,各控制开关均应处于非工作状态,调速旋钮应置于最小位置。3. 装培养试瓶,为了使仪器在振荡时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养液不足数,可将试瓶对称放置。4. 接通外电源,将电源开关置于“开”的位置,指示灯亮。5. 选择培养温度:请参考使用说明书。6. 开“振荡开关”,指示灯亮,缓慢调节调速旋钮,升至所需转速。在调速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。7. 每次停机前,各控制开关均应处于非工作状态,切断电源。8. 注意事项:a:两组振荡器的培养箱,其振荡器分别由各自的“振荡开关”和“调速旋钮”操作控制。b:不适用于含有易挥发性化学溶剂,低浓度爆炸气体和低着火点气体的物品以及有毒物品的培养。四 维护保养:1. 正确地使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。2. 制冷系统停止工作后,用软布擦净工作腔和玻璃观察窗。仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查;检查是否有水滴,污物等落入电机和外露的制冷元件上;清理压缩机,冷凝器上的灰尘和污物;检查保险丝,控制元件及紧固螺钉。3. 振荡器传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙-钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。4. 仪器经长期使用,自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后,若发现电机,压缩机有不正常的噪声,制冷,加热系统出现异常传动机构轴承磨损,电控元件失效.....等故障,本企业将继续提供优质服务,予以协助处理。

本产品一年免费质保,一年内有任何质量问题供方负责全方面的维修维护服务,终身提供技术支持和维护。具体价格和技术问题可来电沟通,一定会让客户觉得物有所值!!!

我们也可根据客户的需求,为其订做适合的产品,客户的满意度才是最重要的!!!

金坛市盛威实验仪器厂是江苏省规模较大的实验仪器生产、制造、销售为一体的专业性厂家。

生产厂家价格有优势!诚招全国代理商!欢迎来电来函、赴厂参观考查!

"厂家直销盛威利牌双组振荡培养箱"的功率为450 (W), 温度均匀度是0.5 (%), 温度范围为5-50 ( ), 加工定制是是, 类型为振荡培养箱, 温度波动度是0.5 ( ), 型号为BS-2F型, 净重是200 (KG), 品牌为盛威利, 有效容积是330 (L), 电源电压为220 (V)