

上海熔融指数仪 澳程

产品名称	上海熔融指数仪 澳程
公司名称	上海澳程检测仪器有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:澳程 型号:ac-400a
公司地址	中国 上海市松江区 松江区金玉路2号8栋厂房
联系电话	86 021 33524057/67714058

产品详情

加工定制：	是	品牌：	澳程
型号：	ac-400a	测量范围：	塑胶颗粒
功率：	0.3 (kw)	电源：	220 (v\hz)
切料方式：	手动+自动切料	控温精度：	0.1 ()
温度恢复时间：	4 (min)	控温范围：	400 ()

熔融指数仪

- 1、全套砝码采用304不锈钢材料制作，防止生锈影响外观及砝码精度
- 2、加热筒采用304不锈钢制作，因熔融指数试验机长期在高温下工作（最高可达400~500度），高温下金属材料极易氧化生锈
- 3、双传感器配置，控温精确，温度梯度更好，寿命更长
- 4、按国标要求，加料后增加四分钟倒计时功能
- 5、rs232接口，可直接连接电脑输出数据(选配)
- 6、开机后可直接显示上次测试条件，避免每次用户都重新设置试验参数，减少操作人员工作量

7、最高温度可达450~500度（订货时需特殊说明）

8、可长时间测试强腐蚀性塑料而无损仪器精度，如号称

塑料王的氟塑料聚四氟乙烯（ptfe，简称f4），聚全

氟代乙丙烯（fep，简称f46）等全系氟塑料（因材料

特殊，订货时请说明），国内仅我公司有此技术

9、满足标准：iso 1133,astm d1238,gb/t3682

二、产品说明：

此款熔融指数试验机为改良款，增加了众多功能，在仪器配置、仪器使用寿命、操作便利性、测试精度方面有大幅提高，具有国内一般熔融指数试验机所无可比拟的优势和性价比。

三、满足标准：

iso 1133,astm d1238,gb/t3682

五、产品特点：

- 1、升温速度快，超调量极小
- 2、恒温精度高
- 3、在填料之后，能迅速恢复恒温状态
- 4、试验参数校准并修正方便
- 5、可采用手动、自动切料试验方法
- 6、中文液晶显示
- 7、配有打印机，将测试结果自动打印输出

六、主要技术参数

1、挤压出料部分

出料口直径： 2.095 ± 0.005 毫米，出料口长度： 8.000 ± 0.025 毫米

装料筒直径： 9.550 ± 0.025 毫米，装料筒长度： 152 ± 0.1 毫米

活塞杆头直径： 9.475 ± 0.015 毫米，活塞杆头长度： 6.350 ± 0.100 毫米

2、标准试验负荷（共8级全304#不锈钢砝码）

3、温度范围：常规室温——400（500 可选）

4、恒温精度： ± 0.5 5、显示分辨率：0.1

6、切料方式：可选手动或自动切料7、温度恢复时间：小于4分钟

8、打印：微型打印机自动打印输出9、电源电压： $ac220v \pm 10\%$ 50hz

熔融指数仪七、配件

序号	名称	单位	数量	备注
----	----	----	----	----

1、砝码 套 1 计8件(1#在1级负荷内)

0.325kg、1.2kg、2.16kg、3.8kg、5.0kg、10.0kg、12.5、21.6k g

2、砝码托盘 件 1 在1级负荷内

3、装料斗 件 1 4、口模清理棒 件 1

5、装料杆 件 1 6、料筒清理杆 件
1 组合件

7、活塞杆 件 1 (在1级负荷内)

8、口模 件 1 9、水准仪 件 1

10、纱布 卷 2 11、打印纸 卷 2

"上海厂家直销熔融指数仪"的功率为0.3 (KW) ，加工定制是是，测量范围为塑胶颗粒，型号是AC-400A，切料方式为手动+自动切料，控温精度是0.1 () ，温度恢复时间为4 (min) ，品牌是澳程，电源为220 (V\Hz) ，控温范围是400 ()