

# 智能磁力加热锅，加热锅，爱博特仪器，加热设备

产品名称	智能磁力加热锅，加热锅，爱博特仪器，加热设备
公司名称	河南爱博特科技发展有限公司
价格	1625.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:爱博特 型号:zncl-g
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州高新技术产业开发区翠竹街1号
联系电话	86 0371 67826898/67826868 13607677118

## 产品详情

### 产品特点

- 1.独家采用铝制特富龙锅加热，独特的加热方式（已申请专利），可水浴、油浴。
- 2.控温采用模糊pid控制算法，双屏数字显示，自整定功能，具有测量精度高，冲温小，单键轻触操作，内、外热电偶测温，可控硅控制输出，160-240v宽电压电源，并有断偶保护功能。
- 3.可对50-5000ml标准或非标准反应瓶进行加热搅拌。
- 4.采用德国papst系列直流无刷电机，性能稳定，噪音小，寿命长，无火花产生。
- 5.外壳采用一次性形成阻燃加强pbt注塑外壳，耐高温，防腐蚀，且绝缘性能好。
- 6.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。
- 7.无极调速，低速平稳，高速强劲。

### 使用方法

- 1.将立杆固定在搅拌器后上方螺丝孔内，调整好十字夹高度，用万能夹将反应瓶固定好，放入合适搅拌子，插入电源~220V，打开开关。
- 2.顺时针调整“搅拌”旋钮，根据转速显示调至适合位置进行搅拌。
- 3.如搅拌容量大或粘稠溶液时，可适当上调旋钮以增加搅拌力度。

4.温度设定：按设定加“ ”或设定减“ ”键不放，将快速设定出所需的加热温度如：100 ，绿灯亮表示加热，绿灯灭表示停止，微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量，确保无温冲一次升温到位，并保持设定值与显示值 $\pm 1$  温差下的供散热平衡，使加热过程轻松完成。

5.自整定功能，启动自整定功能可使不同加热段或加热功率与溶液多少无规律时，升温时间最短，冲温最小，平衡最好，但改变加热介质或加热条件后自整定应重新设定。

6.启动自整定：常按移位键“?”5秒，设定窗数字闪烁即进入自整定状态，三次温冲过后数字停止闪烁，表示自整定结束，可进行使用，但自整定需在初始加热时使用，中途进行的自整定不准确。

7.搅拌器后下方有一橡胶塞子，用来保护外用热电偶插座不腐蚀生锈和导通内线用，拔掉则内探头断开，机器停止工作。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存，将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母，然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。

8.该电器设有断偶保护功能，当热电偶连接不良时，显示窗百位上显示“1”或“hhhh”绿灯灭，电器即停止加热，需检查后再用。

## 技术参数

电 源	~ 220 ， 50hz
调速范围	0-2000转/分,无极调速
电机功率	电机8-50w , dc14-24v
加热功率	180-1300w
控温精度	$\pm 1$ ， 内、外传感器
加热温度	水温100 ， 油温最高250
沸 腾	50ml水10—25分钟
炉 丝	cr20ni80
加 热 锅	xx*xxmm
搅拌容量	50-5000ml
外型尺寸	x x mm
包装尺寸	x x mm
重 量	000g $\pm$ 50g
工作时间	连续

"供应智能磁力加热锅，加热锅，爱博特仪器，加热设备"的是否提供加工定制为是，品牌是爱博特，型号为ZNCL-G，材质是炉丝加热，产品认证为iso900，最大电压是220（V），工作电流为16（A），主要用途是实验室仪器