

旋涡振荡器/旋涡混匀器 飞斯富睿 F11051

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 旋涡振荡器/旋涡混匀器 飞斯富睿 F11051 |
| 公司名称 | 北京飞斯富睿科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:飞斯富睿 型号:f11051 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区育慧北路8号三区3号楼二层2220号 |
| 联系电话 | 15712978688 13583606658 |

产品详情

北京飞斯富睿科技有限公司

一.旋涡振荡器简介该机是大中院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、粮良等单位的实验室化验人员理想而又实用仪器.二.旋涡振荡器特点本机主要是为溶液少,粘度大,均匀速度要快,又只能用于试管、比色管,中小三角瓶中均匀的实验,提供了较理想的设备。该仪器不仅解决了搅拌器不能解决的问题,又省了大量的劳力.该机原理是电机带动偏心旋转而达到振荡之目的。三.型旋涡振荡器主要技术参数1.电源电压 220 ±10%50hz2.电机功率 25w3.旋转频率 3000转 / 分四.旋涡振荡器使用方法 当使用本仪器时,请检查整机配件是否齐全.打开电源开关,即开始工作,工作时根据你手中的压力轻重,试管中的溶液均匀便能快能慢。使用试管和比色管,溶液不能超过二分之一为好,需要均匀溶液较多时,请用三角瓶。为确保安全,使用结束时,请关闭电源,仪器应保持清洁干燥,严禁溶液进入机内。以免损坏机件。五.

旋涡振荡器注意事项

1为确保安全,使用时请接地.2.使用时,不能用力过大,注意使用位置。3.长期使用如发现漏电或不振荡时,请松开底座螺丝,取出底座,检查一下是否线头脱落和偏心上的螺丝已松动。4.该机是220v电源直通,请勿自行拆卸。

本产品的品牌是飞斯富睿, 型号为F11051, 种类是欢迎垂