

上海路桥实验室制样机 密封式制样粉碎机

产品名称	上海路桥实验室制样机 密封式制样粉碎机
公司名称	上海坤克路桥机械设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:SKK 型号:GJ100-1
公司地址	上海浦东新区川沙路5558号
联系电话	86-02136044441 13916762285

产品详情

上海坤克路桥机械设备有限公司生产的gj密封式制样粉碎机采用先进的技术，质量可靠，价格优惠，被广泛用于煤炭、电力、科研等行业和部门。

一、gj密封式制样粉碎机安装无特殊要求，放在干燥处；工作时将本机底部的四个地面调平螺丝固定调到使本机放稳即可。二、gj密封式制样粉碎机试机前应检查压爪是否压紧料钵，以免料钵松动，损坏机件，料钵压爪松紧把手顺时针方向为紧，逆时针方向为松。三、gj密封式制样粉碎机投取料样应待本机停稳后进行。四、采用gj密封式制样粉碎机制样时，如试样含水率高，应预先烘干，以免粘料钵，影响粉碎细度。一般料样愈干，粉碎效果愈好。五、使用gj密封式制样粉碎机时，如需粉碎比200目更细样品，可在料样中添加酒精等溶剂，进行混式粉碎或延长粉碎时间。六、使用gj密封式制样粉碎机时，料样应尽量投放在击环与料盒之内，以免哽死击块，影响细度

gj密封式制样粉碎机的特点：

- 1、gj密封式制样粉碎机适用于破碎煤炭、矿石、岩石或中等硬度的非金属物质和脆性金属物质。
- 2、gj密封式制样粉碎机制样粒度均匀，速度快，工作可靠代表性符合国标要求。
- 3、gj密封式制样粉碎机制样不需筛分可直接使用，工序少，生产效率高。
- 4、gj密封式制样粉碎机粉碎室密封设计，无粉尘污染，符合环保要求。
- 5、gj密封式制样粉碎机运转平稳，噪声小，符合安全生产要求

gj密封式制样粉碎机的技术参数表：

型号	一次制样数 (个)	装料粒度 (m m)	装料重量 (g/每钵)	粉碎时间 (min)	出料粒度 (目)	功率 (kw)
gj100-1	1	< 13	100 × 1	< 2	200-400	1.1
gj100-2	2	< 13	100 × 2	< 3	200-400	1.1
gj100-3	3	< 13	100 × 3	< 3	200-400	1.5

gj100-4	4	< 13	100 × 4	< 3	200-400	1.5
gj100-5	5	< 13	100 × 5	< 3	200-400	1.5
gj100-7	7	< 13	100 × 7	< 3	200-400	1.5
gj200-1	1	< 20	200 × 1	< 3	200-400	1.5
gj200-2	2	< 20	200 × 2	< 3	200-400	1.5
gj200-3	3	< 20	200 × 3	< 3	200-400	1.5
gj200-4	4	< 20	200 × 4	< 3	200-400	1.5
gj400-1	1	< 26	400 × 1	< 3	200-400	1.5
gj400-2	2	< 26	400 × 2	< 3	200-400	1.5
gj400-3	3	< 26	400 × 3	< 3	200-400	1.5
gj400-4	4	< 26	400 × 4	< 3	200-400	1.5
gj500-1	1	< 26	500 × 1	< 3	200-400	1.5
gj1000-1	1	< 26	1000 × 1	< 3	200-400	1.5