

振筛机技术标准,电动振筛机顶击式振筛机使用方法

产品名称	振筛机技术标准,电动振筛机顶击式振筛机使用方法
公司名称	鹤壁市先烽仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:先烽仪器 型号:GZS-1
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

产品详情

gzs-1标准振筛机

关键字:标准振筛机,振筛机,震击式振筛机,顶击式振筛机,实验室振筛机,电动振筛机,往复式振筛机

一、标准振筛机概述：鹤壁先烽仪器生产的标准振筛机应于煤质化验以及地质、冶金、化工、科研、水泥等行业部门的实验化验中对物料进行过筛分分析。主要有机、座、回转机构、振击机构、夹紧机构与套筛组成。电动机通过转动轴，蜗轮付带摆动架上的主偏心轴旋转，从而又连带其它两个付偏心轴回转促使整个筛组的摆动半径，也等于偏心距的平面圆周摆动。同时在同一台电动机带动另一对蜗轮付通过凸轮，顶杆装有筛组的摆动架，周期地顶起靠自重下落在机座的砧座上，使摆动架得到平面圆周摆动的同时进行震击。

二、标准振筛机性能特点：

- 1、具有体积小、重量轻、外形美观的特点。
- 2、配装有自动停机装置。
- 3、结构先进、性能良好、回转幅度大、振击力强、筛分效果好、装夹套筛灵活，使用维修方便的优点。

三、标准振筛机技术参数:

- 1、配用筛具：200mm
- 2、筛具叠高：400mm
- 3、摆动次数：221次/分

- 4、摆 幅：12.5mm
- 5、振击次数：147次/分
- 6、振 幅：8-10mm
- 7、定时范围：0-60分钟
- 8、配动功率：370w
- 9、电 压：380v/220v
- 10、转 速：2800转/分
- 11、机器重量：100kg

四、振筛机与筛子使用说明

- 1、在按放筛子时，应按照筛孔大小顺序迭放，同时另加一个筛子底盘。
- 2、将需筛分化验的物料倒入zui上层的筛子内，盖好筛盖然后按放在振摆仪承筛座内。
- 3、反时转夹筛盘上的胶木手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后，再顺时针旋转夹筛盘上胶木柄，其内的顶杆轴夹紧承座，把整套分样筛固紧。顶击标准振筛机
- 4、把振摆仪上的定时器旋钮拨到筛析所需时间，打开电源开关，振摆就会开始筛转式的工作。
- 5、待定时器到达先定时间的定位，振摆仪自动停止工作。
- 6、反时针旋转夹筛盘上的胶木手柄将夹筛盘松开并向上提，固定在滑套上，取下分样筛。依次将需析后残留在各号筛子内的物料用天平称重jingque到检析比例。
- 7、初次工作时无上下震动，因电机倒转，请将电源线头调换一下。
- 8、工作结束关闭电源。顶击标准振筛机

五、安装和保养

- 1、为稳固振筛机，需用四个地脚螺丝固定紧整个机器。安装方式和注意事项，参考随机附件《设备安装指南》。
- 2、为保护机器内机件不受损坏，在使用前将机器箱体面板上的油丝松开，加注46#机械油2-3公斤。使用15天后将油全部放净，换上新油，避免新机件制造过程中的铁屑和油污混在润滑油中，加剧蜗轮蜗杆磨损。放油时要使机器运转10分钟以上，使机器温度在20-40 以上，以便放油干净。
- 3、每次筛分使用后，应擦净机器上的、筛盘内的残余灰尘，严禁水洗和敲击。安装筛具顺序不可颠倒，
- 4、电机、机器机箱、压紧装置每年打开清洗一次，尤其清洗蜗轮蜗杆机构，确保机器的使用寿命，不使用时加罩防尘罩。

