

泰乐菌素干法制粒机设备200型

产品名称	泰乐菌素干法制粒机设备200型
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

泰乐菌素干法制粒机设备200型

数量1套，用于抗生素类原料药的物料输送，粉状。工艺描述：物料从现有过筛机成品出口口，经过管道通过中央风机输送到制粒机顶部的缓存料仓。两个进口一个出口基本要求：装置应密封完好，电机润滑油（脂）部位应有防护，不得泄露，所选用油脂为食用型；与物料接触的材质采用316L不锈钢；所有设备应易于清洁，部件应易于拆卸。连接装置：采用硅胶软连接，避免粉尘泄漏，软管为光面的（不能用波纹管）工艺描述：物料经中央风机输送进入制粒机顶部的缓冲料仓，通过关风机进入设备主机制粒，制粒后整粒，然后进行筛分，合格的颗粒物料进入成品缓存料仓进入下道工序，不合格的物料提供真空上料重新回到顶部的缓冲料仓再次制粒。基本要求：装置应有完好的防尘措施，在运行过程中不会对生产环境进行污染；电机润滑油（脂）部位应有防护，不得泄露，所选用油脂为食用型；所有设备应易于清洁，部件应易于拆卸。干法制粒设备包含以下范围：顶部的缓存料仓、关风机、制粒机、制粒机平台、真空上料机及配套自控系统等物料缓冲料仓1件：容积500L，316L不锈钢材质；具体尺寸根据洁净区布置可能会有一定调整；可耐受一定真空（真空压力40KPa，用于上料）；内部抛光精度应 $0.4\mu\text{m}$ ，外部抛光精度应 $0.6\mu\text{m}$ ；储罐与外部连接应优先采用卫生级卡箍（若因安装原因采用法兰时，应确保方便拆卸）

，密封垫圈应采用硅胶材质。有两个物料进口，一个物料出口。缓冲料仓配置振动锤，防止物料堆积、粘壁。关风机1件：在缓冲料仓下方设置关风机，电机防爆；每小时下料量不低于200kg/h。制粒机1套：处理量200Kg/h，粒度均匀，180~850um之间 85%；冷冻源采用7℃水；整机304不锈钢材质，与物料接触部分材质316L不锈钢，内部抛光精度应 $0.4\ \mu\text{m}$ ，外部抛光精度应 $0.6\ \mu\text{m}$ ；电机变频、防爆。